


Оригинална инструкция за експлоатация

Ниско температурен хладилник за професионална употреба

Прочетете инструкцията за експлоатация преди пускане в експлоатация

страница 12

BG

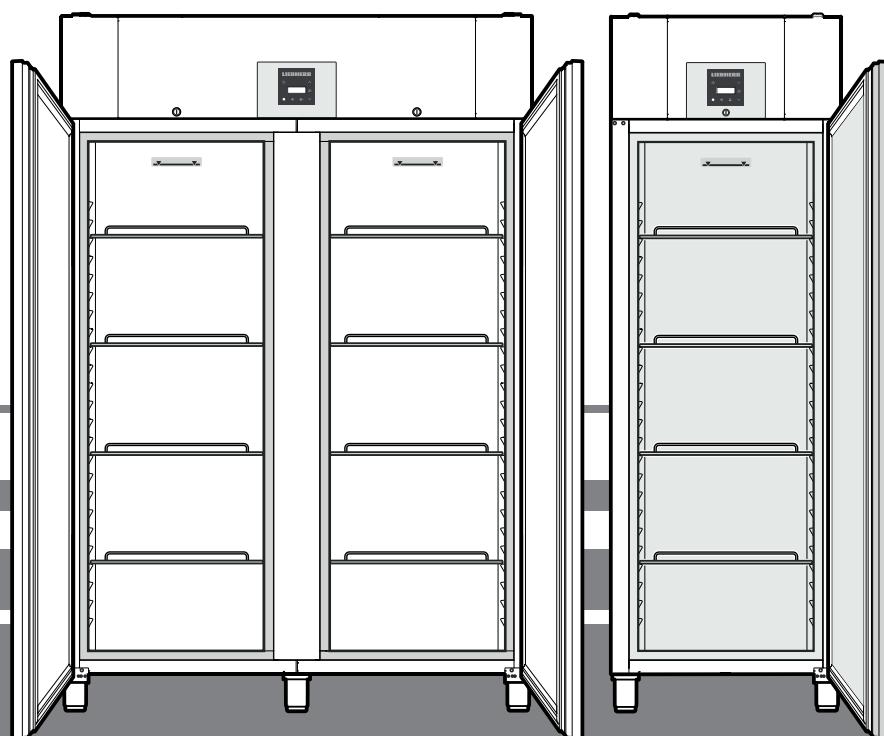

GGPv 6540
GGPv 1440
BGPv 6520
BGPv 6570
BGPv 8420
BGPv 8470

7085 157-03

LIEBHERR


Съдържание

Степенуване на предупредителните указания.....	12
Известия за безопасност и предупреждения.....	12
Символи на уреда	13
Употреба по предназначение	13
Предвидима неправилна употреба	13
Декларация за съответствие	13
Шумова емисия на уреда	13
Климатичен клас	13
База данни EPREL	13
Описание на уреда.....	14
Инсталиране.....	14
Изврavняване на уреда.....	14
Електрическо захранване	14
Размери на уреда.....	15
Оборудване.....	15
Обслужващи и контролни елементи.....	16
Включване и изключване на уреда	16
Настройка на температурата	16
Режим Индикация на температурата	16
SuperFrost.....	16
Аларма при отворена врата	16
Настройка на времето на забавяне на алармата за отворена врата.....	16
Деактивиране на функция за звуково предупреждение	17
Функцията за звуково предупреждение може да бъде деактивирана напълно, ако е необходимо.....	17
Тест на алармата.....	17
Алармени съобщения	17
Настройка на алармените параметри	17
Връщане на параметрите на фабричните стойности	17
Охлаждане.....	18
Размразяване.....	18
Настройка на дисплея по време на фазата на топене	18
Почистване	18
Повреда.....	19
Възможни съобщения за грешки на дисплея	19
Указание за извозване на отпадъци.....	19
Изваждане от употреба	19
Промяна на ограничителя на вратата GGPv65.. / BGPv 84.....	20

Степенуване на предупредителните указания

⚠ ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която ако не бъде избегната, би могла да доведе до смърт или сериозно нараняване.
⚠ ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която ако не бъде избегната, би могла да доведе до лека или средна телесна повреда.
Внимание	обозначава опасна ситуация, която ако не бъде избегната, би могла да доведе до материални щети.
Указание	обозначава полезни указания и съвети.

Известия за безопасност и предупреждения

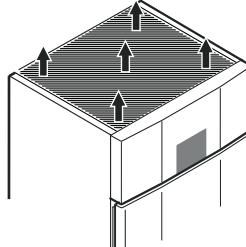- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не запушвайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или в корпуса за монтиране. 
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не използвайте механични приспособления или други средства, различни от препоръчаните от производителя, за да ускорите размразяването.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не увреждайте тръбите на хладилен контур.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не използвайте електрически уреди в хладилното отделение, които не отговарят на препоръчания от производителя тип.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** захранващият кабел трябва да се пази от увреждане при инсталацирането на уреда.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** от задната страна на уреда не трябва да се разполагат и използват контакти/разклонители с няколко гнезда, както и други електронни устройства (като например халогенни трансформатори).
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** този уред трябва да бъде укрепен в съответствие с инструкцията за експлоатация (указанието за монтиране), за да се избегнат опасности вследствие на недостатъчна стабилност.
- Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират произтичащите от това опасности. Децата не бива да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не бива да се провежда от деца без наблюдение. Деца на възраст над 3 години и по-малки от 8 години могат да поставят и вземат продукти в/от хладилника/фризера.
 - Не съхранявайте в уреда експлозивни вещества, като например аерозолни опаковки с възпламеняващо се газообразно гориво.
 - С цел избягване на физически наранявания и материални щети уредът трябва да се инсталира от 2 лица.
 - Проверете уреда за повреди, след като го разопаковате. В случай на наличието на повреди се свържете с доставчика. Не включвате уреда в електрозахранването.

- Избягвайте продължителен контакт на кожата със студени повърхности (например охладени/замразени продукти). При необходимост вземете предпазни мерки (например използвайте ръкавици).
 - Ремонтите и техническото обслужване на уреда трябва да бъдат извършвани само от службата за обслужване на клиенти или обучен специализиран персонал. Същото важи и за смяната на захранващия кабел.
 - Ремонтите и техническото обслужване на уреда трябва да се извършват само при видимо изваден щепсел от контакта.
 - Монтирайте, свързвайте и изхвърляйте уреда само в съответствие с инструкцията за експлоатация.
 - В случай на повреда извадете щепсела от контакта или изключете предпазителя.
 - Разединявайте захранващия кабел от мрежата само с издърпване за щепсела. Не дърпайте за кабела.
 - Трябва да гарантирате, че хранителни продукти, съхранявани по-дълго време от указаното, няма да бъдат консумирани. Изхвърлете хранителните продукти, когато бъде надхвърлено препоръчителното време за тяхното съхранение.
 - Избягвайте използването на открит огън или източници на запалване във вътрешността на уреда.
 - Съхранявайте алкохолни напитки или други опаковки, съдържащи алкохол, само плътно затворени.

Употреба по назначение

Уредът е подходящ само за охлаждане на хранителни продукти.

Този уред може да бъде използван за излагане на хранителни продукти, включително напитки, в продажбата на дребно. Професионалната му употреба например е в ресторант, столове, болници и в търговски обекти като пекарни, месарници, супермаркети и др.

Този хладилен уред за професионална употреба е подходящ за съхранение на замразени хранителни продукти. Той **не** е подходящ за излагане или взимане на хранителни продукти от клиенти.

Уредът е предвиден за употреба в затворени помещения.
Всякакъв друг вид приложения са недопустими.

Предвидима неправилна употреба

Не използвайте уреда да следните приложения:

- Съхранение и охлажддане на медикаменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или такива вещества и продукти, подобни на тези от Директивата за медицински материали и изделия 2007/47/ЕО.
 - Използване в зони, застрашени от експлозия.
 - Използване на открито или на места с повишена влага и пръскаща вода.

Неправилната употреба на уреда води до увреждане или разваляне на съхраняваните в него продукти.

Декларация за съответствие

Херметичността на контура на хладилния агент е проверена.
Уредът отговаря на съответните изисквания за безопасност
както и на Директивите на ЕС 2006/42/EO, 2014/30/EC,
2009/125/EO и 2011/65/EC.

Шумова емисия на уреда

Нивото на шума по време на работа на уреда е под 70 dB(A) (шумова мощност 1 pW).

Климатичен клас

Климатичният клас е отпечатан на фирменията табелка.

Климатичен клас	макс. температура на помещението	макс. относ. влажност на въздуха
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

Минималната допустима температура на помещението на мястото на разполагане е 10 °C.

База данни EPREL

От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет и изискванията за екоПроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова база данни (EPREL). Чрез следната връзка <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да достигнете до продуктовата база данни. Тук ще бъдете подканени да въведете идентификатор на модела. Идентификатора на модела ще откриете на идентификационната табелка.



Символът може да бъде поставен върху компресора. Той се отнася за маслото в компресора и указава следната опасност: може да бъде смъртоносно при погълдане и проникване в дихателните пътища. Това указание се отнася само за процеса по рециклиране. По време на нормалната експлоатация не съществува опасност.




Предупреждение за запалими вещества.




Този или подобен стикер може да бъде поставен от задната страна на уреда. Той се отнася за панели от пяна във вратата и/или корпуса. Това указание се отнася само за процеса по рециклиране. Не отстранявайте стикера.

Описание на уреда

GGPv 1440

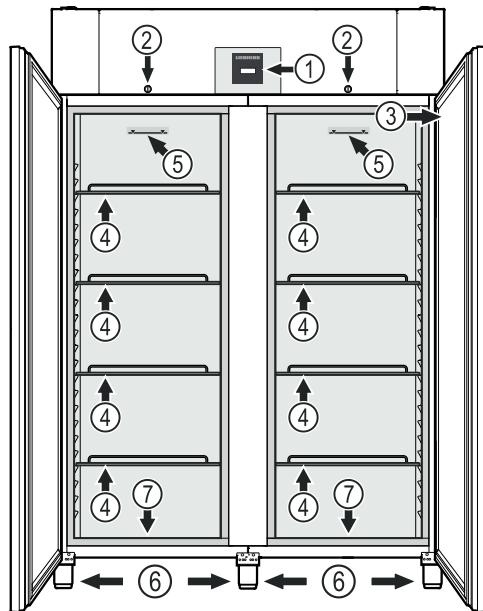

GGPv 6540, BGPv 6520, BGPv 6570, BGPv 8420, BGPv 8470

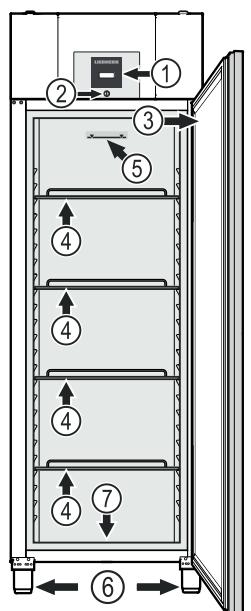

- (1) Обслужващи и контролни елементи
- (2) Ключалка
- (3) Фирмена табелка
- (4) Решетъчни поставки
- (5) Отметка
- (6) Крачета
- (7) Отвор за изтичане на почистващата вода

Внимание


Максималното на товарване на решетъчните поставки е 60 kg.

Отвор за изтичане на почистващата вода

На долната страна на уреда може да бъде монтиран изпускателен маркуч с връзка R 3/4.

По този начин може да бъде отведена използваната при почистването на вътрешността вода.

Към уреда е приложен ъглова съединителен щуцер.

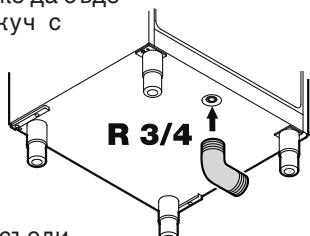


Инсталиране

- Не поставяйте уреда на място с директна слънчева светлина, близо до печка, отопление или други подобни.
- Не поставяйте върху уреда други уреди, отдаващи топлина, например микровълнови печки, тостери и т.н.
- Колкото повече охлаждащо вещество има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g охлаждащо вещество помещението за поставяне трябва да бъда най-малко с размери 1 m³. Информация за съдържащото се охлаждащо вещество има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.
- Разстоянието между горния ръб на уреда и тавана на помещението трябва да бъде най-малко 30 cm.

Изравняване на уреда

Изравнете неравностите по пода с регулируемите крака.

За регулиране на височината въртете долната част на съответния регулиращ крак.

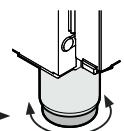

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулиращият крак може да променя височината си от 120 mm до 170 mm.

Не настройвайте височината на регулиращия крак над 170 mm!
! Долната част на регулиращия крак може да се освободи и уредът може да се преобръне.

Това може да доведе до тежки наранявания и смърт.

Внимание

Уредът трябва да се изравни хоризонтално и вертикално. Когато уредът е наклонен, корпусът на уреда може да се деформира и вратата няма да се затваря правилно.

Електрическо захранване

Уредът да се използва само с **променлив ток**.

Допустимите напрежение и честота са отпечатани на фирмата табелка. Мястото на фирмата табелка може да се види в глава **Описание на уреда**.


Контактът трябва да е заземен според предписанията и електрически защитен.

За задействане на защитата е нужен ток със сила между 10 A и 16 A.

Контактът не трябва да се намира зад уреда и трябва да е лесно достъпен.


Не включвате уреда чрез удължител или чрез разпределителни контакти.

Не използвайте трансформатор (преобразуване от постоянен в променлив или трифазен ток) или енергоспестяващ контакт.
Опасност от повреда на електрониката!


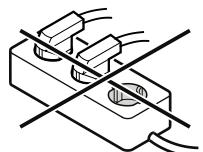


Размери на уреда

GGPv 6540
BGPv 6520, BGPv 6570

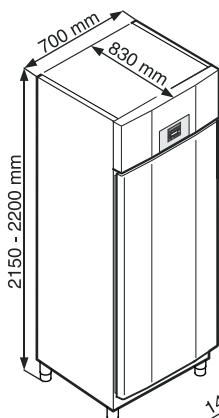


BGPv 8420, BGPv 8470

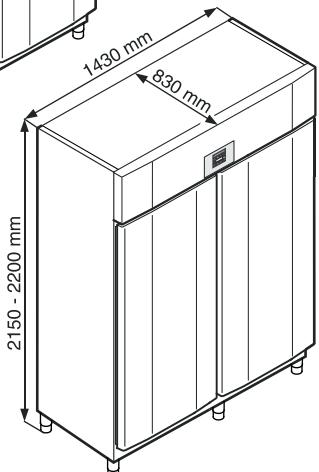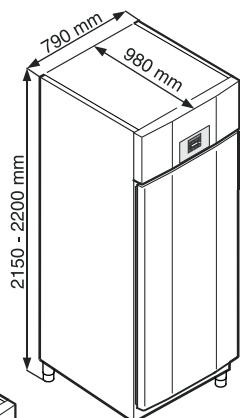


GGPv 1440

Оборудване GGPv 1440


Поставете доставените опорни релси отляво и отдясно на вертикалната преграда.

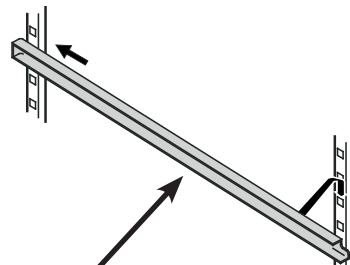

Вкарайте шините на желаната височина първо в задната фиксираща планка и след това закачете отпред.

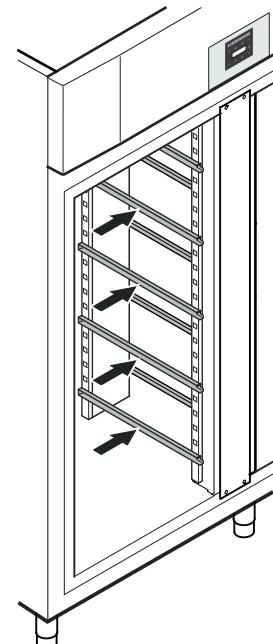

Междинна решетка

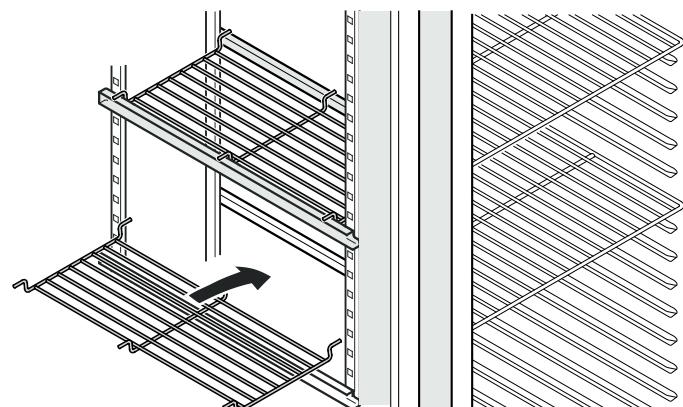

Поставете доставените междинни решетки върху опорните релси.

Внимание

Максималното натоварване на междинната решетка е 20 kg.

Оборудване



Поставете решетъчните поставки.


Осигурителен ключ

Ключалката разполага с предпазен механизъм.

Блокиране на уреда

- Натиснете ключа в посока 1.
- Завъртете ключа на 180°.


За да отворите уреда отново, изпълнете в същата последователност.

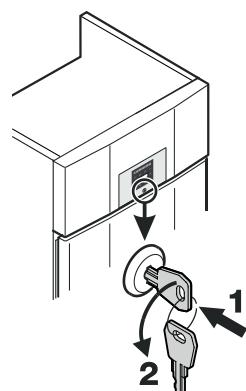


Оборудване BGPv

Серията уреди BGPv е оборудвана с L-образни опорни релси за поемане на тавите.

В зависимост от височината на стоките опорните релси могат да се преместят на височина на разстояние на 27,5 mm.

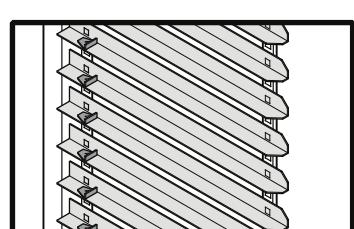

Вкарайте шините на желаната височина първо в задната фиксираща планка и след това закачете отпред.

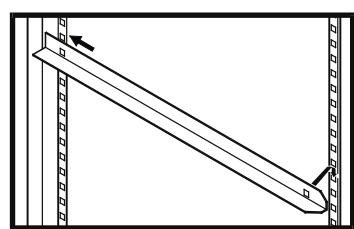

Обслужващи и контролни елементи



Бутон ON/OFF (Включване и изключване на уреда)

Бутона за избиране

Бутон SuperFrost

Бутон за изключване на алармата

Бутон за размразяване (ръчно активиране на функцията за размразяване)

Бутон Enter

Символи на дисплея

Компресорът работи

LED мига - забавяне на включването на хладилния агрегат. След изравняване на налягането в хладилния контур компресорът стартира автоматично.

Вентилаторът работи

Уредът е във фаза на размразяване

SuperFrost е активна

Алармена функция

В уреда има неизправност. Обърнете се към службата за обслужване на клиенти.

Включване и изключване на уреда

Включете щепсела. Индикатор = OFF.

Включване на уреда

натиснете за 5 сек. Индикатор = ON

Изключване на уреда

натиснете за 5 сек. Индикатор = OFF

Настройка на температурата

натиснете за 1 сек. Температурният индикатор мига.

Повишаване на температурата (по-топло) - Натиснете

Спадане на температурата (по-студено) - Натиснете

Натиснете отново . Желаната настройка на температурата се записва.

Указание

В най-топлата зона на вътрешността температурата може да бъде по-висока от настроената.

Ако вратата се задържи за по-дълго време отворена, може да се стигне до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.

Режим Индикация на температурата

За индикация на температурата може да се избира между градуси Celsius и градуси Fahrenheit. Фабричната настройка е градуси Celsius.

натиснете за 5 сек. Индикатор =

Натиснете . Индикатор = |

С бутона или изберете желаната настройка.

0 = °C 1 = °F

Натиснете . Индикатор =

натиснете за 5 сек. Електрониката се връща в нормален режим на работа.

SuperFrost

Използвайте SuperFrost, за да охладите бързо голямо количество хранителни продукти. Когато SuperFrost е включена, уредът работи с максимална охлаждаща мощност.

Активиране на SuperFrost

натиснете за 3 сек. Индикатор =

Използвайте пресни храни.

Електрониката се връща автоматично в нормален режим на работа.

Предварително деактивиране на SuperFrost

натиснете за 3 сек. Индикатор =

Аларма при отворена врата

Когато вратата е отворена, LED светва и температурният индикатор започва да мига.

Когато вратата е отворена по дълго от 240 секунди, LED започва да мига и на дисплея мига последователно с индикацията на температурата.

Чувасе предупредителен звуков сигнал (доколкото функцията за звуково предупреждение не е деактивирана).

Когато вратата трябва да бъде оставена отворена дълго време за прибиране на охлажданите продукти, спрете предупредителния звуков сигнал с натискане на бутона .

Настройка на времето на забавяне на алармата за отворена врата

Времето, до подаване на предупредителния звуков сигнал след отварянето, може да се променя.

натиснете за 5 сек. Индикатор =

Натискайте , докато на дисплея не се покаже

Натиснете . Индикатор = | . Диапазон на настройка = 1-5минути

С бутона или изберете желаната настройка.

Натиснете . Индикатор =

натиснете за 5 сек. Електрониката се връща в нормален режим на работа.

Деактивиране на функция за звуково предупреждение

Функцията за звуково предупреждение може да бъде деактивирана напълно, ако е необходимо.

натиснете за 5 сек. Индикатор = **H5**

Натискайте **V**, докато на дисплея не се покаже **HЧ**.

Натиснете . Индикатор = **0**

С бутони **V** или **A** изберете желаната настройка.

0 = функция за звуково предупреждение активирана

1 = функция за звуково предупреждение деактивирана

Натиснете . Индикатор = **HЧ**

натиснете за 5 сек. Електрониката се връща в нормален режим на работа.

Тест на алармата

С този тест се проверява функционирането на вътрешното и на евентуално външното алармено устройство.

Охлаждането на уреда не се прекъсва по време на тест.

+ **V** натиснете за 5 сек.

- Индикацията показва стойност на температурата с 0,2 °C под настроената горна алармена граница.
- Сега, стойността на температурата се повишава на всеки 2 секунди с 0,1 °C.
- При достигане на горната алармена граница на дисплея се показва **H10**. Сега се активира външният алармен блок, свързан към безпотенциалния алармен изход.
- Стойността на температурата се увеличава още до 0,2 °C над горната алармена граница.
- Същият процес протича автоматично за долната алармена граница. На индикатора се показва **L10**.

По време на теста светва LED .

Електрониката се връща автоматично в нормален режим на работа.

Предварително прекъсване на теста

натиснете за 5 сек.

Указание

Когато стойностите на горната и долната алармена граница (**AL** и **AH** в глава "Настройка на алармените параметри") са установени на **0**, при този тест на дисплея се показват **H--** и **L--**.

Указание

При реален тест на температурната аларма, освен параметрите на алармата, които могат да бъдат настройвани, **AL**, **AH** и **Ad** е в сила и времето на забавяне (60 мин.).

След отваряне на вратата или размразяване забавянето на алармата **Ad** се удължава с допълнително време на забавяне (60 мин.). Това допълнително време на забавяне не бива да бъде променяно.

По този начин, температурната аларма след отваряне на вратата или размразяване се показва по-късно, отколкото е настроена с параметъра **Ad**.

Алармени съобщения

1. LED мига на дисплея

Ако в индикатора се появи , в уреда има грешка. Свържете се с най-близката служба за обслужване на клиенти.

2. LED мига на дисплея - индикация **HI** или **LO**

Въввътрешността е въвредено (HI) или въвредено (LO).

Чувасе предупредителен звуков сигнал (доколкото функцията за звуково предупреждение не е деактивирана).

Настройка на алармените параметри

Алармените граници (разлика с настроената температура) и забавянето на алармата (забавянето до задействането на алармата) могат да бъдат настроени.

Указание

След отваряне на вратата или размразяване забавянето на алармата **Ad** се удължава с допълнително време на забавяне (60 мин.). Това допълнително време на забавяне не бива да бъде променяно.

По този начин, температурната аларма след отваряне на вратата или размразяване се показва по-късно, отколкото е настроена с параметъра **Ad**.

натиснете за 5 сек. Индикатор = **H5**

Натискайте **A**, докато на дисплея не се покаже **AL**.

AL = долната алармена граница

Натиснете . Индикатор = разлика в температурите °C

С бутони **V** или **A** изберете желаната настройка.

Задавайте само положителничислови стойности!

Натиснете . Индикатор = **AL**

Натиснете **A** . Индикатор = **AH** горна алармена граница

Натиснете . Индикатор = разлика в температурите °C

С бутони **V** или **A** изберете желаната настройка.

Задавайте само положителничислови стойности!

Натиснете . Индикатор = **AH**

Натиснете **A** . Индикатор = **Ad**

Натиснете . Индикатор = забавяне на алармата в минути

С бутони **V** или **A** изберете желаната настройка.

Натиснете . Индикатор = **Ad**

натиснете за 5 сек.

Електрониката се връща в нормален режим на работа.

Връщане на параметрите на фабричните стойности

Стази функция алармените граници и стойностите за калибриране на сензор се връщат към фабричните им настройки.

Извадете щепсела.

Задръжте натиснат и включете щепсела.

Индикатор = **bpl**


Натиснете . Индикатор = **Std**

Електрониката се връща в нормален режим на работа.

Охлаждане

Решетъчните поставки могат да бъдат премествани в зависимост от височината на бутилките или опаковката.

(1) Вентилационните прорези на вентилатора за циркулация на въздуха във вътрешността не бива да се покриват!

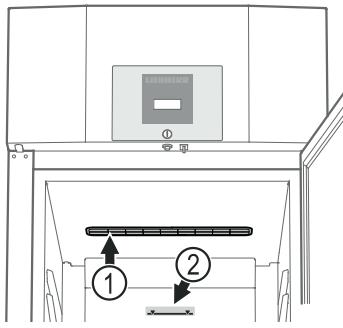

(2) Отметка

Поставяйте върху горната решетка само до височината на тази отметка. Това е важно за правилната циркулация на въздуха и равномерно разпределение на температурата в цялата вътрешност.

Внимание

Съхранявайте сировото месо или риба в чисти, затворени съдове на долната поставка на хладилната/замразяваща камера, така че да нямат контакт с други хранителни продукти или върху тях да не може да капе течност.

Неспазването на тези указания може да доведе до развлаче на храна.

Размразяване

Хладилната част се размразява автоматично.

Ръчно активиране на функцията за размразяване

Ако вратата не е била правилно затворена дълго време, във вътрешността, респективно по студогенератора може да се образува силно обледяване. В такъв случай функцията за размразяване може да бъде активирана предварително.

* натиснете за 3 сек. Индикатор = +

Електрониката се връща автоматично в нормален режим на работа.

Индикатор =

Настройка на дисплея по време на фазата на топене

натиснете за 5 сек. Индикатор =

Натискайте , докато на дисплея не се покаже .

Натиснете . Индикатор =

С бутони или изберете желаната настройка.

0 = символ + последователна индикация на и актуалната температура във вътрешността на уреда.

1 = символ + температурата преди началото на фазата на размразяване (фабрична настройка).

2 = символ + .

Натиснете . Индикатор =

натиснете за 5 сек. Електрониката се връща в нормален режим на работа.

Почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди почистване задължително разединете уреда от мрежата. Извадете щепсела или изключете предпазителя!

Повърхностите, които могат да влязат в контакт с храни и отточни системи, трябва да се почистват редовно!

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане на компонентите на уреда и опасност от нараняване вследствие на гореща пара.

Не почиствайте уреда с почистващи уреди, работещи с пара!


- Почиствайте вътрешността на уреда, оборудването и външните стени с хладка вода и малко препарат за миене. В никакъв случай не използвайте абразивни или съдържащи киселина почистващи препарати или химически разтвори.
- За да избегнете къси съединения, при почистване на уреда трябва да внимавате в електрическите компоненти да не попада почистваща вода.
- Подсушете всичко добре с кърпа.
- За уредите с изпълнение от неръждаема стомана използвайте обикновен препарат за почистване на неръждаема стомана.
- Не увреждайте и не отстранявайте фирменната табелка от вътрешната страна на уреда - тя съдържа важна информация за службата за обслужване на клиенти.

Почистване на филтъра за прах

Почиствайте филтъра за прах най-малко два пъти годишно!

Извадете щепсела!

1. Изтеглете нагоре филтъра за прах.
2. Почистете филтъра за прах с вода и препарат.
3. Монтирайте отново филтъра за прах.

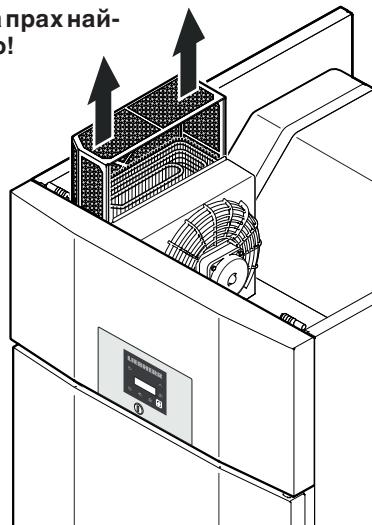

Повреда

Можете да отстраните следните грешки сами, като проверите възможните причини.

- Уредът не работи. Проверете дали:

- уредът е включен,
- щепселт е правилно поставен в контакта,
- защитата на контакта е наред.

- Температурата не е достатъчно ниска. Проверете:

- зададена ли е правилната стойност в настройката според раздела "Настройка на температурата"?
- дали отделно поставеният термометър показва правилната стойност.
- Обезвъздушаването функционира ли правилно?
- Мястото на разположение в непосредствена близост ли е до източник на топлина?

- Тестът на температурната аларма не действа според очакванията.

- Вижте раздел „Тест на алармата“ и „Настройка на алармените параметри“

Ако не съществува нито една от горните причини и не сте успели сами да отстраните повредата, моля, свържете се с най-близката служба за обслужване на клиенти. Дайте информация за типовото описание ①, сервизен ② и сериен номер ③ на фирмента табелка.

Мястото на фирмента табелка може да се види в глава **Описание на уреда.**

Указание за извозване на отпадъци

Уредът съдържа качествени материали и трябва да бъде изхвърлен отделно от несортираните битови отпадъци. Извозването на отпадъци от излезли от употреба уреди трябва да бъде направено професионално и по подходящ начин, съобразно действащите местни предписания и закони.




Хладилният контур на изведените от употреба уреди не бива да се поврежда при транспортиране.

Този уред съдържа запалими газове в хладилния контур и в изолационната пяна.

Информация за правилното изхвърляне може да бъде получена от градската/общинската администрация или предприятие за изхвърляне на отпадъци.

Изваждане от употреба

Ако уредът ще стои по-дълго време празен, трябва да се изключи, да се размрази, да се почисти, да се подсуши и вратата да се остави отворена, за да се избегне образуването на мухъл.

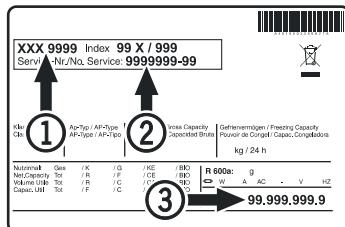


Възможни съобщения за грешки на дисплея

Код за грешка	Грешка	Мярка
E0, E1, E2, rE	Повреден температурен датчик	Обърнете се към службата за обслужване на клиенти
EE, EF	Грешка в управляващата електроника	Обърнете се към службата за обслужване на клиенти
dOr	Вратата на уреда отворена твърде дълго	Затворете вратата на уреда
HI	Температура в уреда твърде висока (топло)	Проверете, дали вратата не е затворена правилно. Когато температура не пада, обърнете се към службата за обслужване на клиенти.
LO	Температурата в уреда е много ниска (студено)	Обърнете се към службата за обслужване на клиенти

Промяна на ограничителя на вратата GGPv65.. / BGPv 84..

Промяната на ограничителя на вратата трябва да се извърши само от специализиран персонал.

За това преустройство са необходими двама човека.

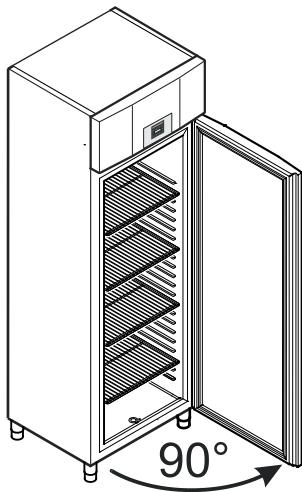


1. Отворете вратата на около 90°.

Вратата трябва да бъде отворена 90°, предидолният ъглов профил на пантата да бъде демонтиран.

По този начин вграденият във вратата механизъм за самозатваряне се задържава в необходима за монтажа позиция.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако вратата се демонтира в затворено състояние и се монтира отново, това ще доведе до разрушаване на механизма за самозатваряне при първото отваряне на вратата.

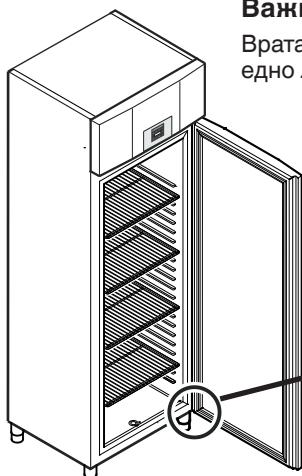


Важно указание

Вратата трябва да бъде държана от едно лице поради голямото тегло.

2. Развийте ъгловия профил на пантата.

Свалете вратата надолу.

3. Свалете опорния пръстен на горния лагер на вратата.

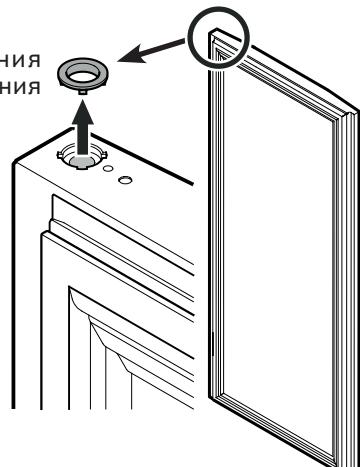


4. Изтеглете лагерните части от ъгловия профил на пантата.




Указание към точка 4


Опорната втулка с месинговата шайба и опорния пръстен могат да останат в лагера на вратата при изтегляне на ъгловия профил на пантата и в такъв случай трябва да бъдат свалени от там.

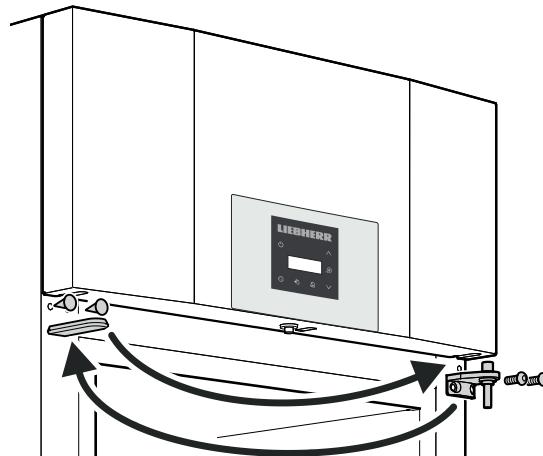


5. Поставете горния ъглов профил на пантата и капаците съответно на противоположната страна.

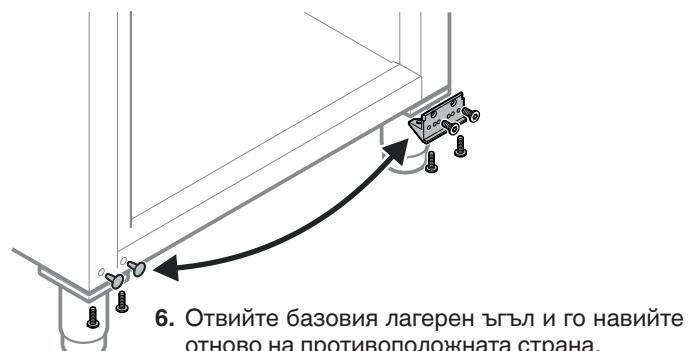

6. Отвийте базовия лагерен ъгъл и го навийте отново на противоположната страна.


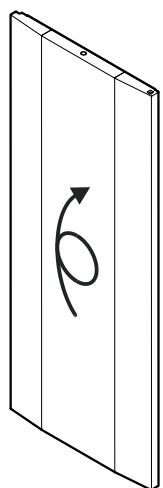


7. Завъртете вратата на 180°.

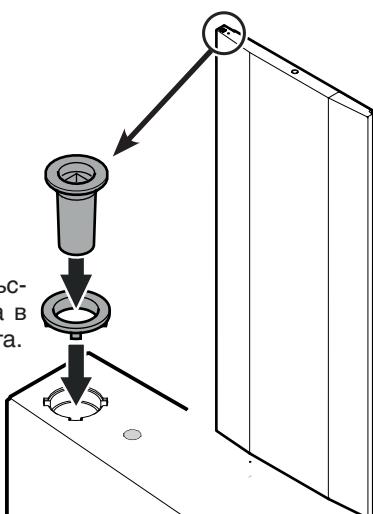


8. Поставете опорния пръстен и опорната втулка в горния лагер на вратата.

10. Поставете лагерните части върху ъгловия профил на пантата.

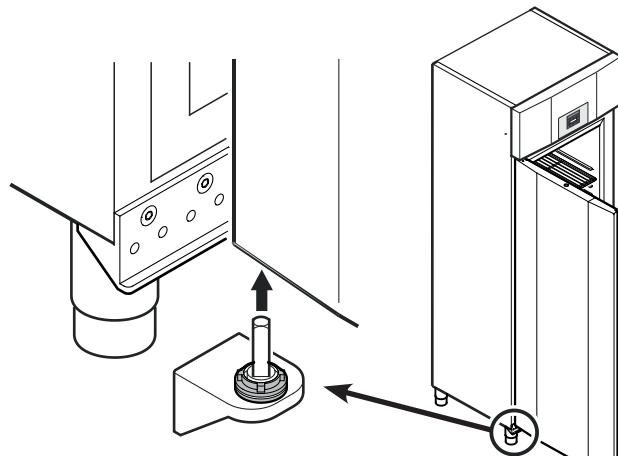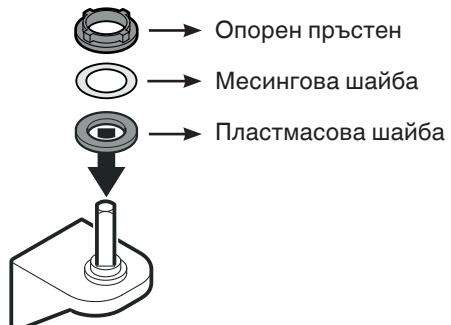


11. Поставете ъгловия профил на пантата с поставените лагерни части в долния лагер на вратата.

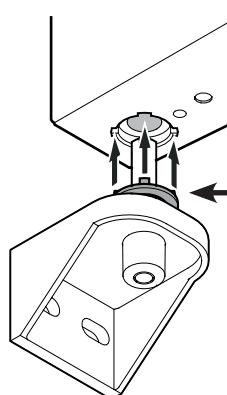

Указание към точка 11

Пъките на опорния пръстен трябва да съвпаднат при поставянето с вдълбнатините на лагера на вратата.

Ако е необходимо, завъртете леко горния пръстен.

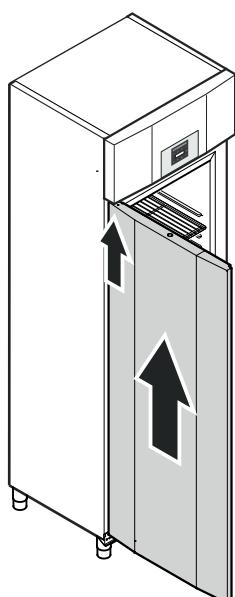

9. Поставете вратата при ъгъл на отваряне 90° върху горния квадратен щифт.


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Монтирайте вратата задължително при ъгъл на отваряне 90°.

Ако вратата се монтира в затворено състояние, това ще доведе до разрушаване на механизма за самозатваряне при първото отваряне и затваряне на вратата.

Важно указание

Вратата трябва да бъде държана от едно лице поради голямото тегло.

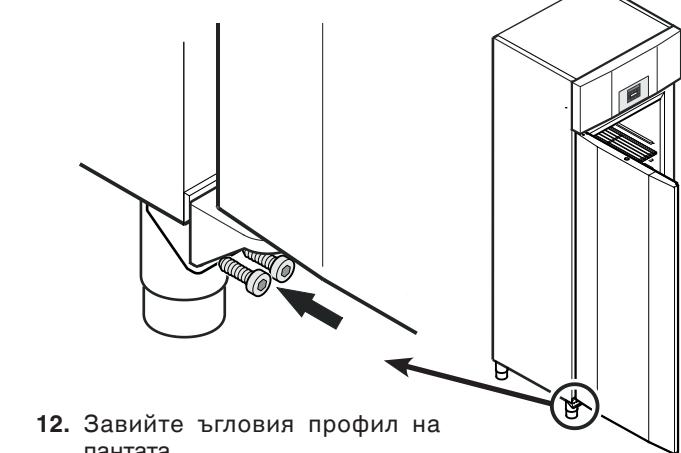

12. Завийте ъгловия профил на пантата.



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

