



Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals








LIEBHERR

Turinys

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Apie prietaisą glaustai..... | 3 |
| 1.1 | Tiekimo apimtis..... | 3 |
| 1.2 | Prietaiso ir įrangos apžvalga..... | 3 |
| 1.3 | Specialioji įranga..... | 3 |
| 1.4 | Prietaiso paskirtis..... | 3 |
| 1.5 | Prietaiso garso emisija..... | 4 |
| 1.6 | Atitiktis..... | 4 |
| 1.7 | SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... | 4 |
| 1.8 | EPREL duomenų bazė..... | 4 |
| 2 | Bendrieji saugos nurodymai..... | 4 |
| 3 | Touch ekrano veikimo principas..... | 6 |
| 3.1 | Navigacija ir simbolių aiškinimas..... | 6 |
| 3.2 | Meniu..... | 6 |
| 3.3 | Rimties režimas..... | 7 |
| 4 | Naudojimosi pradžia..... | 7 |
| 4.1 | Pastatymo sąlygos..... | 7 |
| 4.2 | Prietaiso matmenys..... | 8 |
| 4.3 | Prietaiso transportavimas..... | 8 |
| 4.4 | Prietaiso išpakavimas..... | 8 |
| 4.5 | Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas..... | 8 |
| 4.6 | Prietaiso pastatymas..... | 8 |
| 4.7 | Prietaiso ištiesinimas..... | 9 |
| 4.8 | Kelių prietaisų pastatymas..... | 9 |
| 4.9 | Pastačius..... | 9 |
| 4.10 | Pašalinkite pakuotę..... | 9 |
| 4.11 | Durų atidarymo krypties keitimas..... | 9 |
| 4.12 | Durų išlygiavimas..... | 17 |
| 4.13 | Prietaiso prijungimas..... | 17 |
| 4.14 | Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... | 17 |
| 5 | Laikymas..... | 18 |
| 5.1 | Laikymo nuorodos..... | 18 |
| 5.2 | Laikymo terminai..... | 18 |
| 6 | Valdymas..... | 18 |
| 6.1 | Valdymo ir indikaciniai elementai..... | 18 |
| 6.1.1 | Būsenos rodmuo..... | 18 |
| 6.1.2 | Indikacinės piktogramos..... | 18 |
| 6.1.3 | Garso signalai..... | 19 |
| 6.2 | Prietaiso funkcijos..... | 19 |
| 6.2.1 | Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... | 19 |
| 6.2.2 | Prietaiso įjungimas ir išjungimas..... | 19 |
| 6.2.3 | Temperatūra..... | 20 |
| 6.2.4 | Eco režimas..... | 20 |
| 6.2.5 | Apšvietimas..... | 21 |
| 6.2.6 | Apšvietimo intensyvumas *..... | 22 |
| 6.2.7 | Durų užraktas..... | 22 |
| 6.2.8 | Ekrano blokuotė..... | 23 |
| 6.2.9 | Prieigos kodai..... | 24 |
| 6.2.10 | Nuotolinio valdymo pultas..... | 24 |
| 6.2.11 | Kalba..... | 25 |
| 6.2.12 | Temperatūros vienetas..... | 25 |
| 6.2.13 | Ekrano ryškumas..... | 25 |
| 6.2.14 | Alarm Sound..... | 26 |
| 6.2.15 | WLAN jungtis..... | 26 |
| 6.2.16 | LAN jungtis..... | 27 |
| 6.2.17 | Prietaiso informacija..... | 28 |
| 6.2.18 | Eksploatacijos valandos..... | 28 |
| 6.2.19 | Programinė įranga..... | 28 |
| 6.2.20 | Durų aliarmas..... | 29 |
| 6.2.21 | Šviesinis aliarmas..... | 29 |
| 6.2.22 | Demonstracinis režimas..... | 29 |
| 6.2.23 | Gamyklinių nustatymų atstatymas..... | 30 |
| 6.3 | Pranešimai..... | 30 |
| 6.3.1 | Įspėjimai..... | 30 |
| 7 | Įranga..... | 32 |
| 7.1 | Saugos užraktas..... | 32 |
| 7.2 | Nuotolinio valdymo pultas..... | 32 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 8 | Techninis aptarnavimas..... | 33 |
| 8.1 | Prietaiso atitirpinimas..... | 33 |
| 8.2 | Prietaiso valymas..... | 33 |
| 8.3 | Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas..... | 34 |
| 9 | Pagalba klientams..... | 34 |
| 9.1 | Techniniai duomenys..... | 34 |
| 9.2 | Techninis sutrikimas..... | 35 |
| 9.3 | Klientų aptarnavimo tarnyba..... | 35 |
| 9.4 | Duomenų skydelis..... | 36 |
| 10 | Eksploatavimo nutraukimas..... | 36 |
| 11 | Utilizavimas..... | 36 |
| 11.1 | Prietaiso paruošimas utilizavimui..... | 36 |
| 11.2 | Ekologiškas prietaiso utilizavimas..... | 36 |
| 12 | Papildoma informacija..... | 36 |

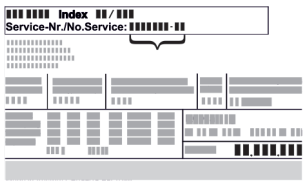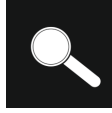Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

| Pikto-grama | Paaiškinimas |
|---|--|
|  | Perskaitykite instrukciją Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje. |
|  | Visą instrukciją rasite internete Išsamią instrukciją rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties home.liebherr.com/fridge-manuals . Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  <i>Fig. Atvaizdo pavyzdys</i> |
|  | Prietaiso tikrinimas Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. |
|  | Nuokrypiai Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*). |
|  | Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷. |
|  | Vaizdo įrašai Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale. |

Ši naudojimo instrukcija galioja:

- MRFvg 3501
- MRFvg 3511
- MRFvg 4001
- MRFvg 4011

1 Apie prietaisą glaustai

1.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga *,
- montavimo medžiaga *,
- naudojimo nurodymai,
- techninės priežiūros brošiūra,
- Kokybės sertifikatas *
- tinklo kabelis,
- Nuotolinio valdymo pultas
- Avarinio atrakinimo raktas

1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

MRFvg 3501
MRFvg 4001

MRFvg 3511
MRFvg 4011

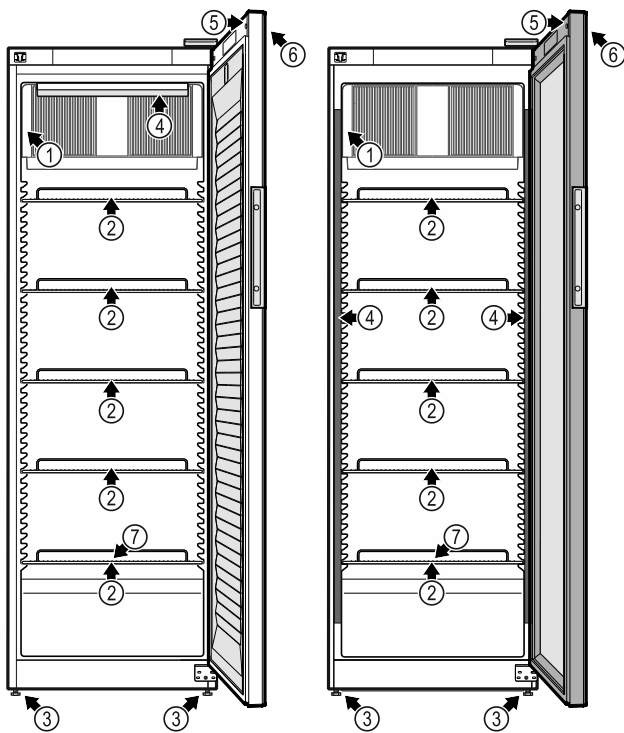


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Įranga

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) Duomenų skydelis | (5) Užraktas |
| (2) Padėjimo grotelės | (6) Valdymo elementai ir temperatūros rodmuo |
| (3) Reguliavimo kojelės | (7) Tirpsmo vandens nuotakas |
| (4) Vidaus apšvietimas * | |

1.3 Specialioji įranga

Pastaba

Priedų įsigysite per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) ir Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Prietaise galima įrengti SmartModule.

Čia kalbama apie WLAN ir LAN sąsają prietaiso bei išorinės dokumentacijos ir aliarmo sistemos jungčiai, pvz., Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard yra ne visose šalyse. Patikrinkite, ar yra QR kodas (žr. 6.2.15 WLAN jungtis), įvesdami savo modelį.

Elektroninio užrakto skaitmeninis įėjimas

Prietaise galima papildomai įrengti elektroninio užrakto skaitmeninį įėjimą.

Čia kalbama apie sąsają tarp prietaiso ir išorinės sistemos, kuria galima valdyti elektroninį užraktą.

1.4 Prietaiso paskirtis

Naudojimo paskirtis

Šis šaldytuvas skirtas profesionaliam naudojimui komercinėje srityje ir mažmeninėje prekyboje. Jį galima naudoti atvėsintiems supakuotiems maisto produktams ir gėrimams laikyti, prezentuoti ir pardavinėti. Jis skirtas, kad prekes išimtum klientas.

Prietaisas skirtas naudoti uždaroje patalpose.

Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimui tikslams:

- laikyti ir vėsinti:
 - chemiškai nestabilias, degias arba išsivysčiusias medžiagas,
 - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB.
- naudoti potencialiai sprogiose aplinkose,
- naudoti lauki arba srityse, kur kaupiasi drėgmė ir kur užtrykšta vanduo.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

Klimato klasės

Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

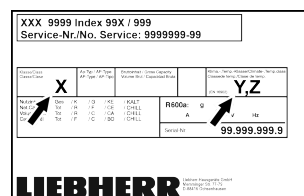


Fig. 2 Duomenų skydelis

(X) Ši klimato klasė rodo, kokiomis aplinkos sąlygomis galima saugiai eksploatuoti prietaisą.

(Z) Temperatūrų klasė rodo, su koku temperatūros nustatymu prietaisas veiks neprikaištingai.

Bendrieji saugos nurodymai

(Y) Ši klimato klasė apibrėžia maksimalias bendrąsias neprikaištingo prietaiso veikimo sąlygas.

| Klimato klasė (X) | maks. patalpos temperatūra | maks. sant. oro drėgmė |
|-------------------|----------------------------|------------------------|
| 3 | +25 °C | 60 % |
| 4 | +30 °C | 55 % |
| 5 | +40 °C | 40 % |
| 7 | +35 °C | 75 % |

Pastaba

Min. leistina patalpos temperatūra pastatymo vietoje yra +10 °C.

Esant ribinėms sąlygoms, ant stiklinių durų ir šoninių sienelių gali susidaryti šiek tiek kondensato.

| Klimato klasė (Y) | maks. patalpos temperatūra | maks. sant. oro drėgmė |
|-------------------|----------------------------|------------------------|
| CC1 | +25,5 °C | 60 % |
| CC2 | +32,2 °C | 65 % |
| CC3 | +40,6 °C | 75 % |

| Rekomenduojamas temperatūros nustatymas: | |
|--|---------------------------|
| Temperatūros klasė (Z) | Temperatūros reguliavimas |
| K1 | +3,5 °C |
| K2 | +2,5 °C |
| K3 | -1 °C |
| K4 | +5 °C |
| M1 | +5 °C |
| M2 | +7 °C |

1.5 Prietaiso garso emisija

A svertinis emisijos garso slėgio lygis eksploatuojant prietaisą yra mažesnis nei 70 dB(A) (sant. garso galia 1 pW).

1.6 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas.

Prietaisas atitinka tam tikras saugos nuostatas ir ES direktyvų 2006/42/EB, 2014/30/ES, 2009/125/EB ir 2011/65/ES reikalavimus.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.liebherr.com

1.7 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-leben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

2 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jeigu prietaisą perduosite toliau, tuomet perduokite naudojimo instrukciją kitiems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir neprikaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

Pavojai naudotojui:

- Vaikams nuo 8 metų ir vyresniems bei asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Valyti ir atlikti naudotojo atliekamą techninę priežiūrą vaikams be priežiūros draudžiama.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.
- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, visada traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- **ISPĖJIMAS:** nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- **ISPĖJIMAS:** keliagubų kištukinių lizdų / skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių)

negalima montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

- **ĮSPĖJIMAS:** neuždenkite ventiliacinių angų prietaiso korpuse arba įmontuojamame korpuse.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus gali atlikti tik klientų aptarnavimo tarnyba arba specialiai išmokyti specialistai.
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuokite tik pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Gaisro pavojus:

- prietaiso viduje esantis šaltnešis (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaltnešis gali užsidegti.
 - **ĮSPĖJIMAS:** nepažeiskite šaltnešio kontūro.
 - Prietaiso viduje nedirbkite su užsidegimo šaltiniais.
 - **ĮSPĖJIMAS:** vėsinimo skyriuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
 - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Neekspluatuokite prietaiso, jei šalia yra sprogiųjų dujų.
- Šalia prietaiso nelaikykite ir nenaudokite benzino arba kitų degiųjų dujų ar skysčių.
- Nelaikykite prietaise potencialiai sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerosolinių talpyklų su degiomis varančiosiomis dujomis. Tokius aerosolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos piktogramą. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

Nukritimo ir parvartimo pavojus:

- Prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos.

Nutirpimų, nušalimų ir skausmo sukėlimo pavojus:

- jei prie šaltų paviršių ar šaldytų / atvėsintų produktų reikia liestis ilgiau, būtina

imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą:

- **ĮSPĖJIMAS:** norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- **ĮSPĖJIMAS:** sužeidimų pavojus dėl elektros smūgio! Po dangčiu yra srovę tiekiančių detalių. Vidaus apšvietimo šviesos diodus gali keisti arba taisyti tik techninio aptarnavimo specialistai arba specialiai išmokyti darbuotojai.
- **PRANEŠIMAS:** prietaisą leidžiama eksploatuoti tik su originaliais gamintojo priedais arba gamintojo patvirtintais kitų tiekėjų priedais. Naudojant nepatvirtintus priedus, rizika tenka naudotojui.

Prispaudimo pavojus:

- atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

Kvalifikuoto personalo kvalifikacija:

Kvalifikuotas personalas – tai asmenys, kurie dėl savo techninio išsilavinimo, žinių ir patirties bei atitinkamų standartų išmanymo sugeba įvertinti ir atlikti jiems pavestą darbą bei atpažinti galimus pavojus. Jie turi būti apmokyti, instruktuoti ir įgalinti dirbti su prietaisu.

Prietaiso piktogramos:



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / degios medžiagos. Symbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavojų, kurį kelia degios medžiagos. Nenuklijuokite lipduko.





Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

Laikytės kituose skyriuose pateiktų įspėjimų ir kitų specialiųjų nuorodų:

| | | |
|--|----------------|--|
| | PAVOJUS | Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai. |
|--|----------------|--|

Touch ekrano veikimo principas




| | | |
|---|--------------------|--|
|  | ĮSPĖJIMAS | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai. |
|  | PERSPĖJIMAS | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai. |
| | PRANEŠIMAS | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daiktų sugadinimas. |
| | Pastaba | Žymi naudingus nurodymus ir patarimus. |






3 Touch ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch ekrane. Touch ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

3.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.


| Simbolis | Aprašymas |
|---|--|
|  | Paspauskite naršymo rodyklę į priekį: perėjimas meniu vienu toliau. |
|  | Paspauskite naršymo rodyklę atgal: perėjimas meniu vienu atgal. |
|  | Spauskite naršymo rodyklę atgal 3 sekundes: peršokimas iš pagrindinio meniu arba iš nustatymų meniu į būsenos rodmenį. |
|  | Kelis kartus paspauskite naršymo rodyklę: perėjimas meniu prie norimos funkcijos. |
|  | Paspauskite patvirtinimo simbolį: funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Submeniu atidarymas. |

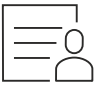
| Simbolis | Aprašymas |
|--|---|
|  | Paspauskite patvirtinimo simbolį kartu su simboliu „Atgal“: peršokama per vieną meniu lygmenį atgal. |
|  | Rodyklė su laikrodžiu: užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo. |
|  | Rodyklė su nurodytu laiku: užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo. |
|  | Atverkite piktogramą „Nustatymų meniu“: perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas) |
|  | Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“: perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas) |
| 10 sekundžių jokių veiksmų | Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį. |
| Atidarykite duris ir vėl uždarykite | Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį. |

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

3.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu.

| Meniu | Aprašymas |
|--|--|
| Pagrindinis meniu | Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasis pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu. |
|  Nustatymų meniu | Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. (žr. 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas) |

| Meniu | Aprašymas |
|---|---|
|  Išplėstinis meniu | Išplėstiniam meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu 151 . (žr. 3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas) |

3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

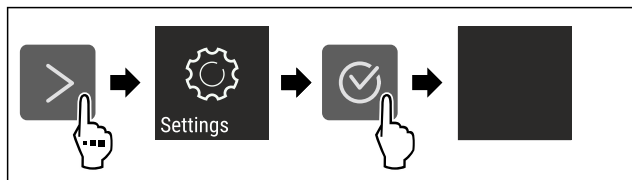


Fig. 3 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Nustatymų meniu atidarytas.
- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas

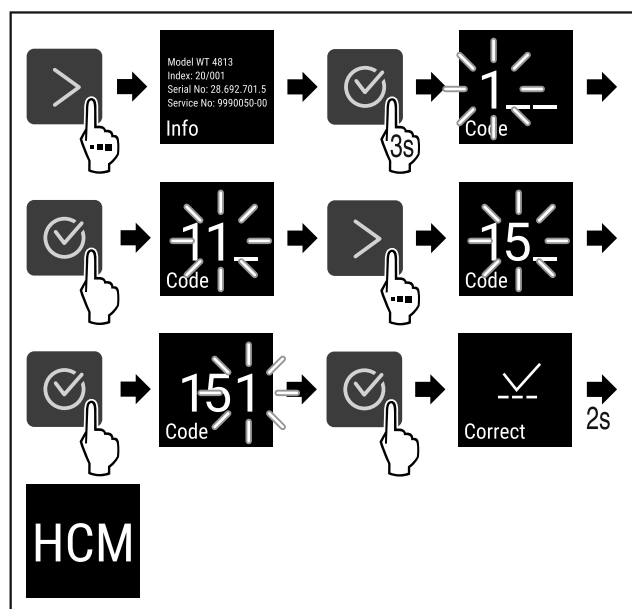


Fig. 4 Prieiga su skaičių kodu 151

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

3.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

3.3.1 Rimties režimo išjungimas

- ▶ Paspauskite bet kurį naršymo mygtuką.
- ▷ Rimties režimas baigtas.

4 Naudojimosi pradžia

4.1 Pastatymo sąlygos



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl drėgmės!

Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Prietaisas skirtas naudoti uždaroje patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrūkšta vanduo.

4.1.1 Pastatymo vieta



ĮSPĖJIMAS

Bėgantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia viryklės, radiatoriaus ir pan.
- Optimali įrengimo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo. Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaldymo agento yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m³. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.
- Pastatymo vieta turi išlaikyti prietaiso svorį su maks. maisto produktų kiekiu. (žr. 9.1 Techniniai duomenys)
- Naudoti potencialiai sprogiuose srityse draudžiama.

4.1.2 Elektros prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai pastačius!

Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
- ▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
- ▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
- ▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

Naudojimosi pradžia

4.2 Prietaiso matmenys

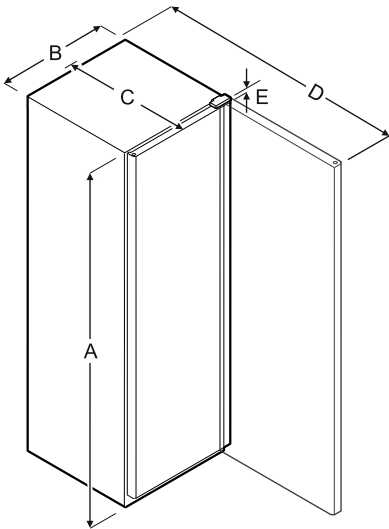


Fig. 5

| Modelis | A | B | C | D | E |
|--------------------|---------|--------|--------|---------|-------|
| MRFvg 3501/3511 | 1684 mm | 597 mm | 654 mm | 1203 mm | 23 mm |
| MRFvg 4001/4011 | 1884 mm | 597 mm | 654 mm | 1203 mm | 23 mm |

A = prietaiso aukštis B = prietaiso plotis be rankenos

C = prietaiso gylis be rankenos D = prietaiso gylis atidarius duris E = lankstų aukštis

4.3 Prietaiso transportavimas



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!*

Transportuojant didesniame nei 1500 m aukštyje gali sudužti durelių stiklas. Duženos turi aštrias briaunas ir gali sunkiai sužeisti.

- ▶ Naudokite būtinas saugos priemones.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti ir apgadinti dėl virstančio prietaiso!

- ▶ Transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į grindų nelygumus ir rampas.

Transportuodami prietaisą atkreipkite dėmesį į tai:

- ▶ Transportuokite prietaisą pastatyta.
- ▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Pirmą kartą pradėdant eksploatuoti:

- ▶ transportuokite prietaisą supakuotą.

Kai prietaisas transportuojamas po pirmosios eksploatacijos pradžios (pvz., persikraustant arba valant):

- ▶ ištuštinkite prietaisą;
- ▶ užfiksuokite duris, kad jos netikėtai atsidarytų.

4.4 Prietaiso išpakavimas

- ▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei manote, kad yra kokių nors pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į tiekėją. Neprijunkite prietaiso prie maitinimo įtampos.
- ▶ Nuo galinės prietaiso pusės ir šoninių sienelių nuimkite visas pakavimo medžiagas, kurios gali trukdyti tinkamai pastatyti arba vėdintis.

4.5 Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas

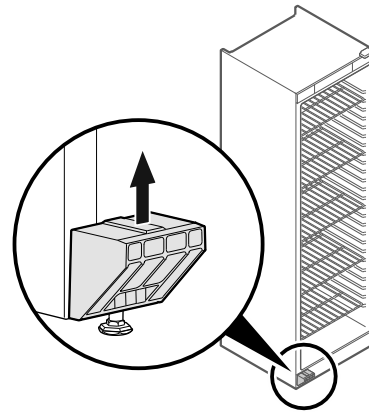


Fig. 6

- ▶ Ištraukite transportavimo fiksatorių į viršų.
- ▷ Pagrindinis laikiklis lieka prietaise.

4.6 Prietaiso pastatymas



PERSPĖJIMAS

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!

- ▶ Statykite prietaisą padedami 2 asmenų.



PERSPĖJIMAS

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!

Durys gali atsitrūkti į sieną ir taip būti pažeistos. Jei stiklinių durų stiklas pažeistas, galima susižaloti!

- ▶ Apsaugokite duris, kad jos neatsitrūktų į sieną. Prie sienos pritvirtinkite durų stabdiklį, pvz., fetrinį stabdiklį.

- ▶ Visas reikalingas konstrukcines dalis (pvz., tinklo kabelį), prijunkite galinėje prietaiso pusėje ir nuveskite į šoną.

Pastaba

Gali būti pažeisti kabeliai!

- ▶ Stumdami atgal, neprispauskite kabelio.

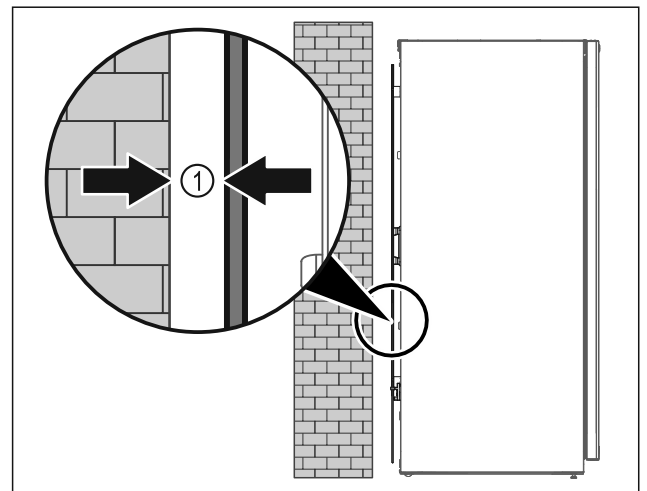


Fig. 7

- ▶ Prietaisą galima statyti arba laisvai patalpoje, arba prie pat sienos min. 5 mm Fig. 7 (1) atstumu.

4.7 Prietaiso ištiesinimas

PRANEŠIMAS

Prietaiso korpuso deformacija ir durys neužsidaro.

- ▶ Ištiesinkite prietaisą horizontaliai ir vertikaliai.
- ▶ Išlyginkite grindų nelygumus reguliavimo kojelėmis.



ĮSPĖJIMAS

Netinkamas reguliavimo kojelės aukščio nustatymas! Nuo sunkių iki mirtinų sužalojimų. Netinkamai nustačius aukštį, gali atsilaisvinti apatinė reguliavimo kojelės dalis ir prietaisas gali apvirsti.

- ▶ Neišsukite reguliavimo kojelės per daug.

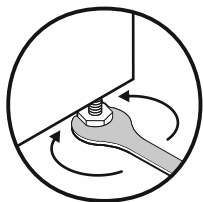


Fig. 8

Prietaiso pakėlimas:

- ▶ Sukite reguliavimo kojelę pagal laikrodžio rodyklę.

Prietaiso nuleidimas:

- ▶ Sukite reguliavimo kojelę prieš laikrodžio rodyklę.

4.8 Kelių prietaisų pastatymas

PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus dėl kondensato tarp šoninių sienelių!

- ▶ Nestatykite prietaiso šalia kito šaldytuvo.
- ▶ Statykite prietaisus 3 cm atstumu tarp prietaisų.
- ▶ Statykite vieną šalia kito kelis prietaisus tik iki klimato klasės temperatūrų (32,2 °C, 65 % oro drėgmė).
- ▶ Esant didelei oro drėgmei atstumą tarp prietaisų padidinkite.

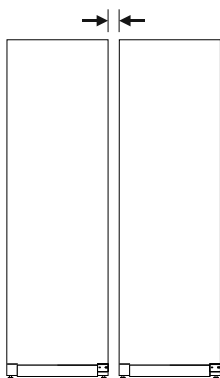


Fig. 9 Statymas vieno greta kito

Pastaba

Vieno greta kito statymo rinkinį galima įsigyti kaip priedą iš Liebherr klientų aptarnavimo tarnybos. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

4.9 Pastačius

- ▶ Nuimkite apsaugines plėveles. *
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 8.2 Prietaiso valymas)
- ▶ Prireikus: dezinfekuokite prietaisą.
- ▶ Saugokite sąskaitą, kad prireikus techninės priežiūros paslaugų turėtumėte prietaiso ir pardavėjo duomenis.

4.10 Pašalinkite pakuotę



ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!

- ▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.



Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:

- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*

- ▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

4.11 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis

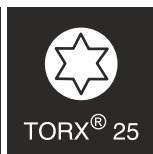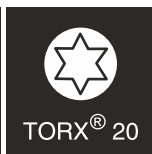

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti neprofesionaliai keičiant durų atidarymo kryptį!

- ▶ Paveskite durų atidarymo kryptį pakeisti tik kvalifikuotam personalui.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl didelio durų svorio!

- ▶ Permontuokite tik tuo atveju, jei galite nešti 25 kg svorį.
- ▶ Permontuokite tik padėdami dviejų asmenų.

PRANEŠIMAS

Elektros srovę tiekiančios dalys!

Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.

- ▶ Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

- ▶ Atidarykite duris.

Naudojimosi pradžia

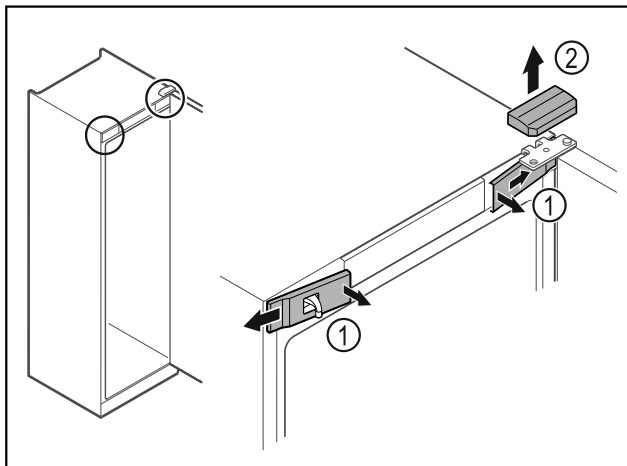


Fig. 10

- ▶ Vidinėje pusėje atfiksukite priekines dengiamąsias plokšteles Fig. 10 (1) ir nuimkite jas į šoną.
- ▶ Nuimkite viršutinę dengiamąją plokštelę Fig. 10 (2) į viršų.

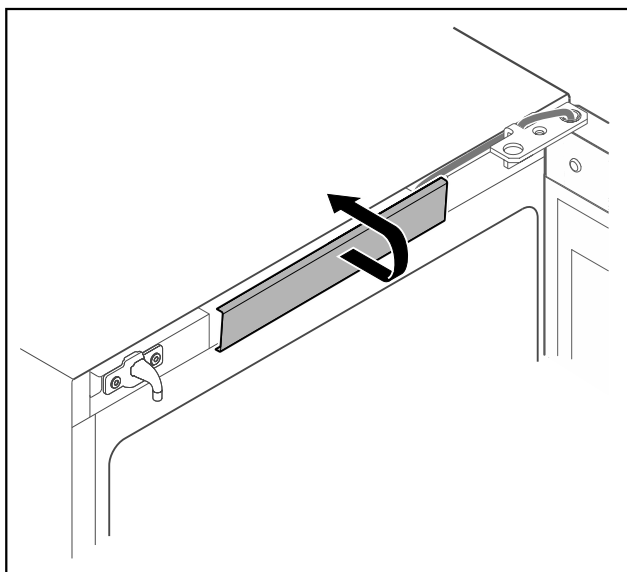


Fig. 11

- ▶ Atfiksukite viršutinę dengiamąją plokštelę ir ją nuimkite.

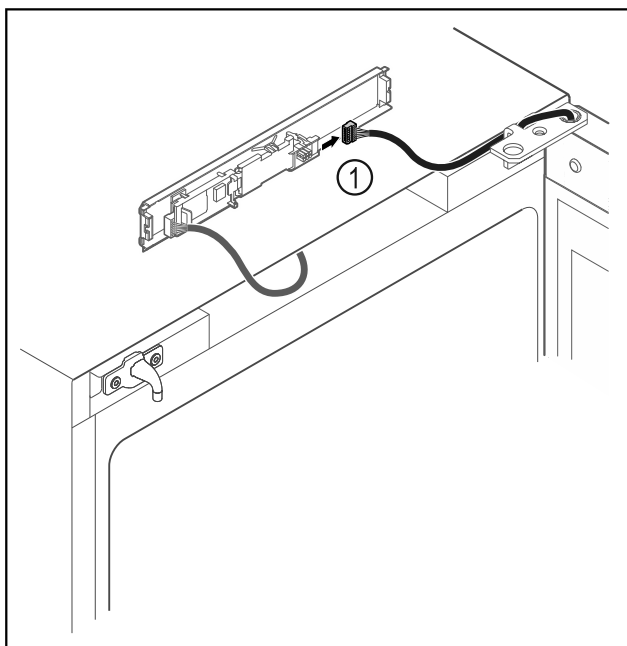


Fig. 12

- ▶ Ištraukite iš plokštės kištuką Fig. 12 (1).

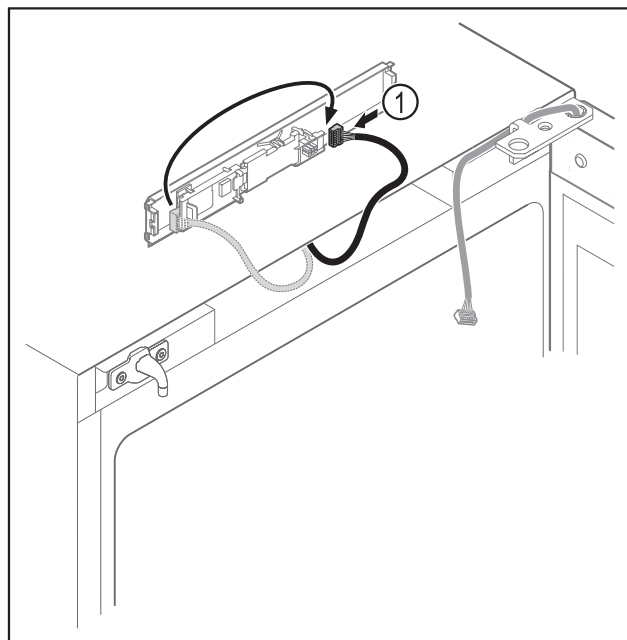


Fig. 13

- ▶ Vėl įkiškite kištuką į plokštę Fig. 13 (1).

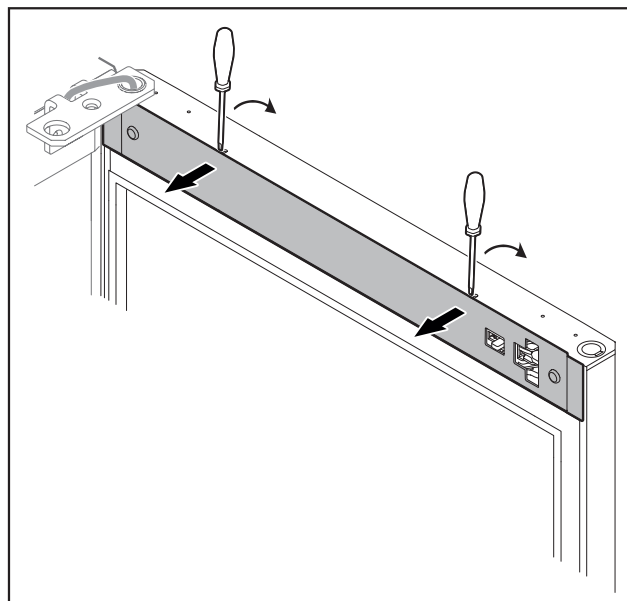


Fig. 14

- ▶ Atfiksukite dengiamąją plokštelę mažu atsuktuvu ir nuimkite.

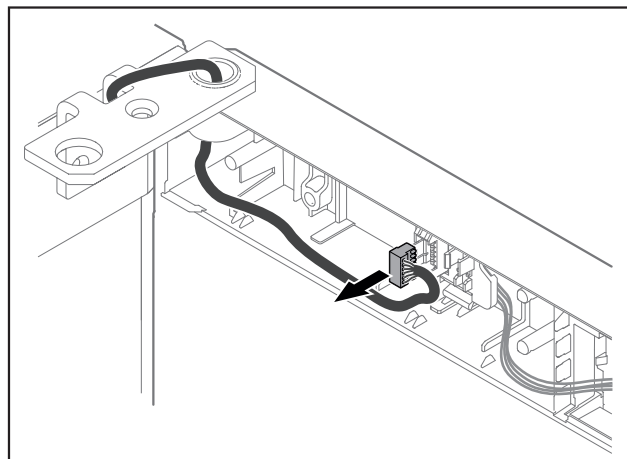


Fig. 15

- ▶ Ištraukite kištuką iš kištuko laikiklio.

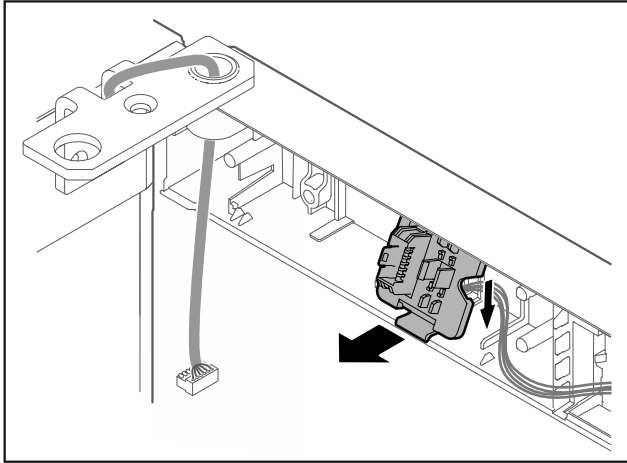


Fig. 16 Kištuko laikiklio montavimo padėtį galima pasukti 180°.

- ▶ Atfiksuo­kite kištuko laikiklį.

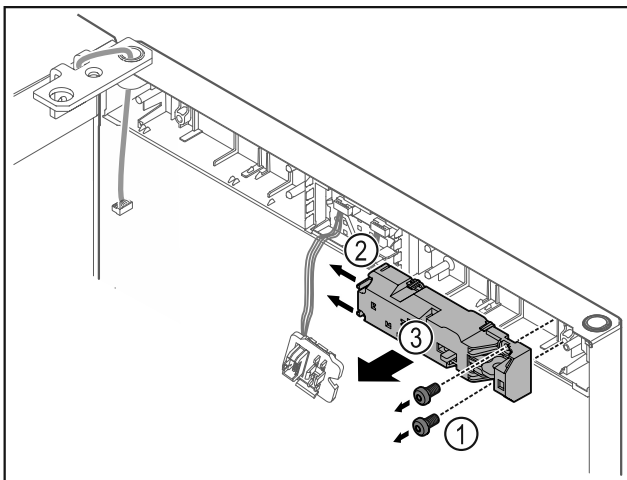


Fig. 17

- ▶ Išsukite varžtus Fig. 17 (1).
- ▶ Paspauskite fiksavimo iškyšas Fig. 17 (2) į šoną ir nuimkite nuotolinį užraktą Fig. 17 (3).

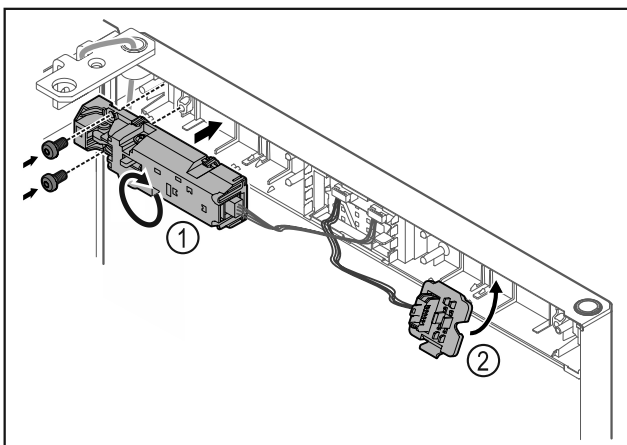


Fig. 18

- ▶ Pasukite nuotolinį užraktą Fig. 18 (1) 180° ir pritvirtinkite priešingoje pusėje.
- ▶ Užfiksuo­kite kištuko laikiklį Fig. 18 (2) priešingoje pusėje.

PRANEŠIMAS

- ▶ Pavo­jus susižeisti dėl virstančių durų!
- ▶ Tvirtai laikykite duris.

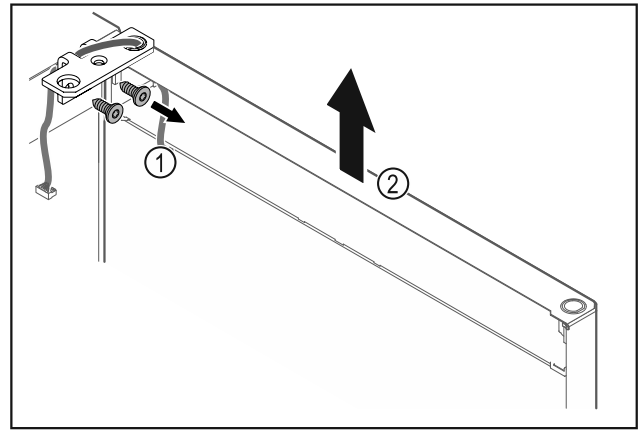


Fig. 19

- ▶ Atsukite šarnyrinį kamputį Fig. 19 (1).
- ▶ Duris, įsk. šarnyrinį kamputį Fig. 19 (2), pakelkite maždaug 200 mm tiesiai į viršų ir nuimkite.
- ▶ Atsargiai padėkite duris ant minkšto pagrindo.

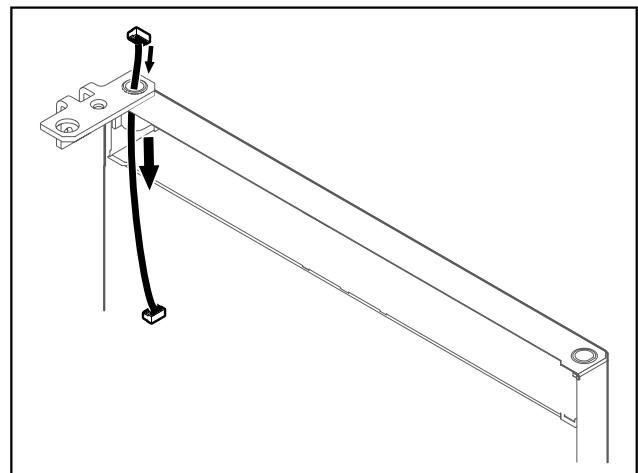


Fig. 20

- ▶ Atsargiai ištraukite laidą.

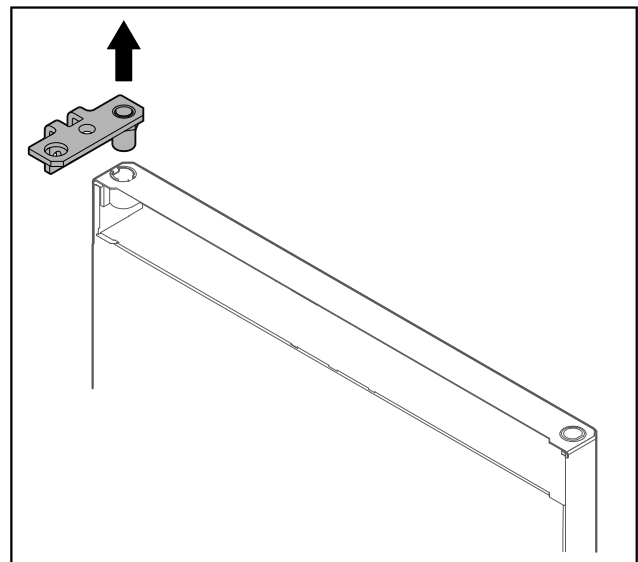


Fig. 21

- ▶ Ištraukite šarnyrinį kamputį.

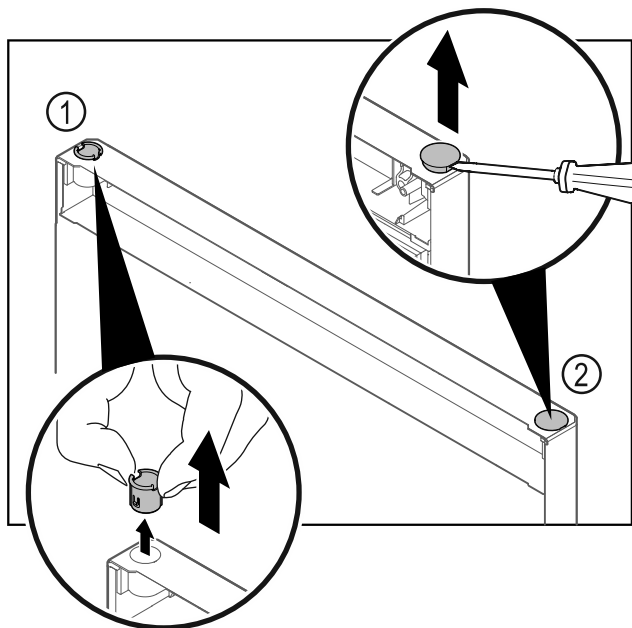


Fig. 22

- ▶ Pirštais ištraukite šarnyrinę įvorę Fig. 22 (1).
- ▶ Dengiamąjį kamštį Fig. 22 (2) atsargiai pakelkite išdrožiniu atsuktuvu ir jį ištraukite.

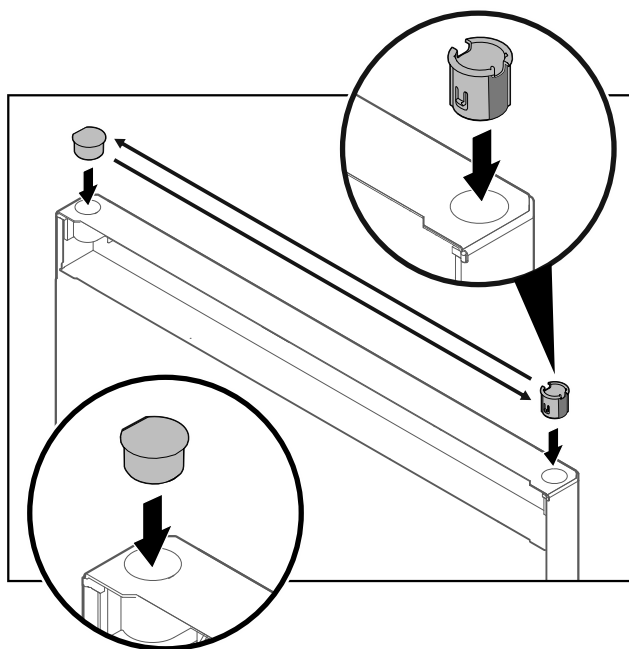


Fig. 23

- ▶ Šarnyrinę įvorę ir dengiamąjį kamštį įstatykite atitinkamai priešingoje pusėje (plokščios pusės nukreiptos į išorę).

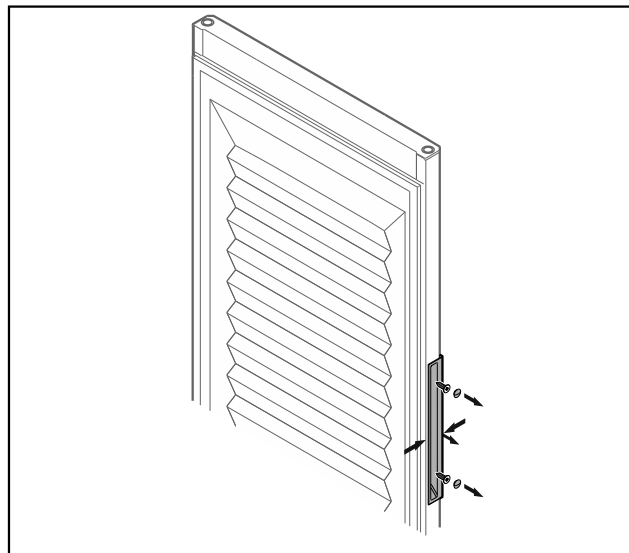


Fig. 24 Putų pripildytos durys*

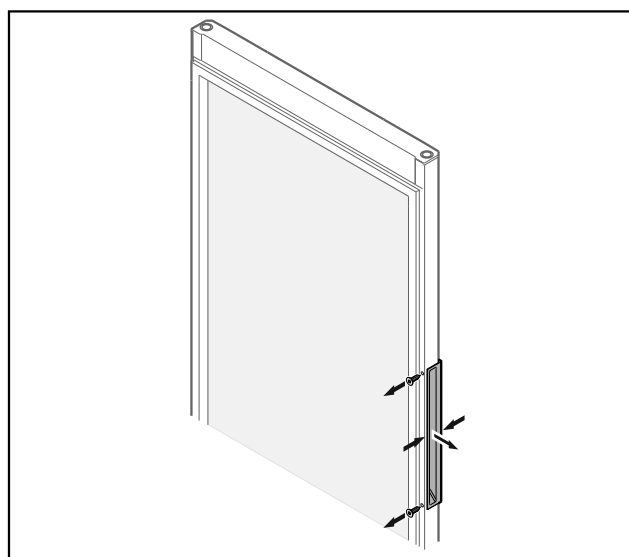


Fig. 25 Stiklinės durys*

Pastaba

- ▶ Jei rankena sunkiai atsilaisvina nuo durų, išimdami rankeną šiek tiek ją suspauskite.

- ▶ Atsukite rankeną.

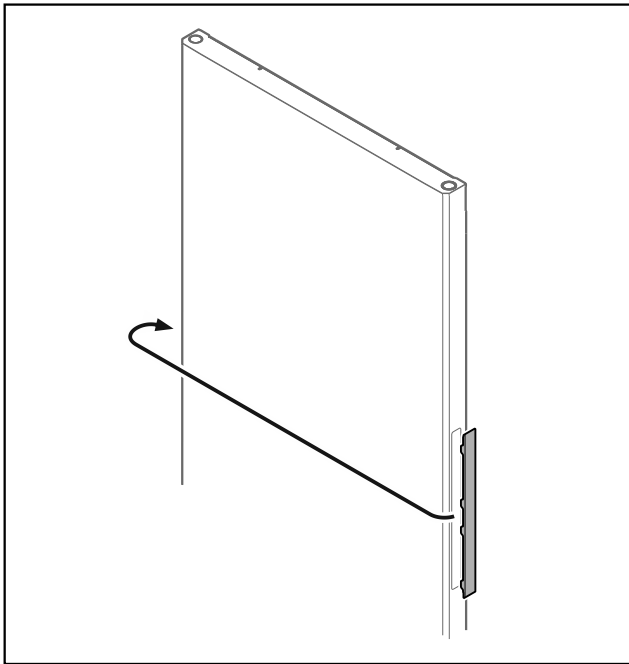


Fig. 26

Pastaba

► Jei dengiamoji plokštelė sunkiai atsilaisvina, atsargiai ją atfiksukite pagalbine priemone, pvz., atsuktuvu.

► Perkelkite dengiamąją plokštelę į priešingą pusę.

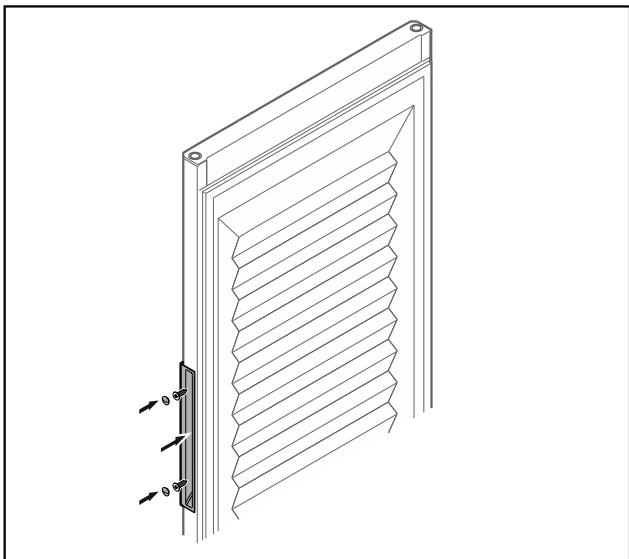


Fig. 27 Putų pripildytos durys*

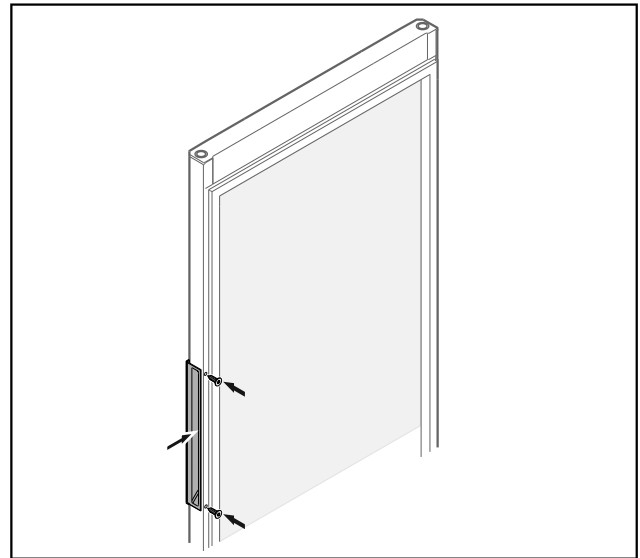


Fig. 28 Stiklinės durys*

► Prisukite rankeną priešingoje pusėje.

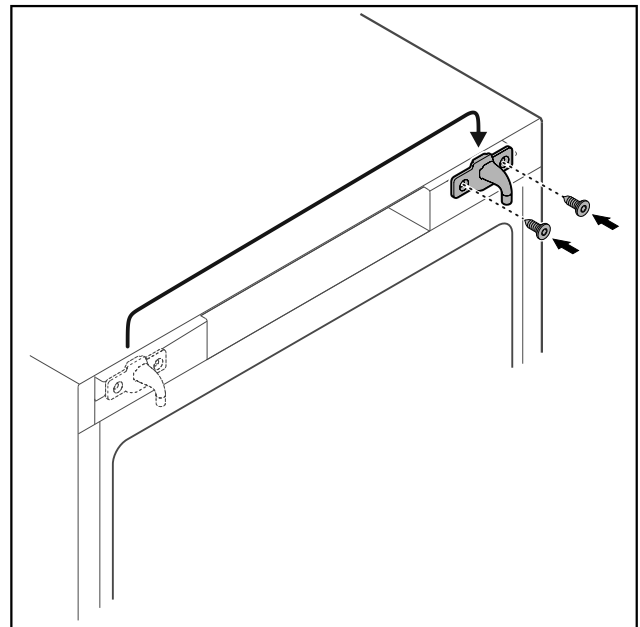


Fig. 29

► Perkelkite uždarymo kabliuką į priešingą pusę.

Pastaba

Skylės pažymėtos iš anksto ir jas reikia pradurti savisriegiais varžtais.

Naudojimosi pradžia

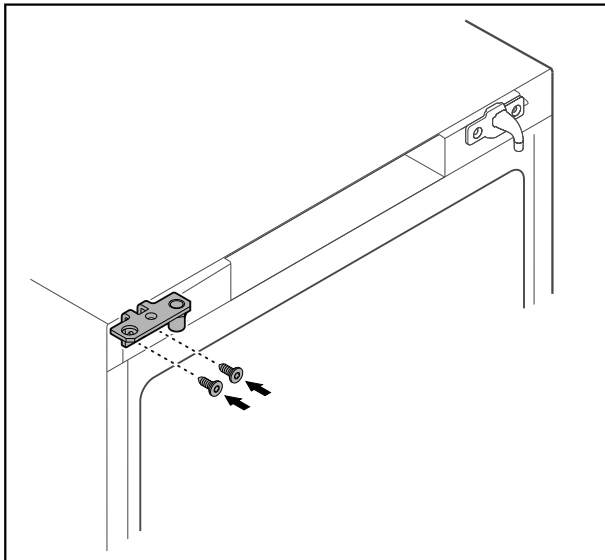


Fig. 30

- ▶ Perkelkite šarnyrinį kampuotį į priešingą pusę.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl virstančių durų!

- ▶ Priveržkite atraminį kaištį nurodytu sukimo momentu.

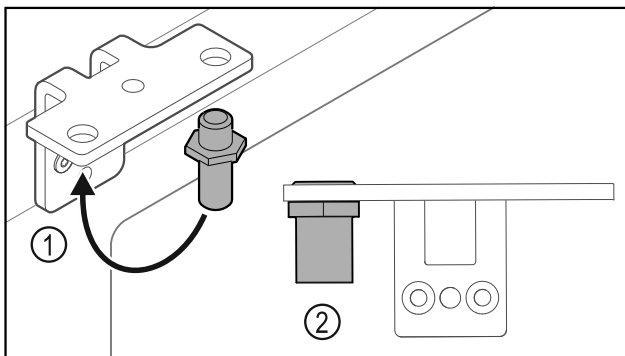


Fig. 31

- ▶ Perkelkite kaištį Fig. 31 (1) šarnyriniame kampuotyje.
- ▶ Priveržkite kaištį Fig. 31 (2) **12 Nm** sukimo momentu.
- ▶ Vėl atsukite šarnyrinį kampuotį.

PRANEŠIMAS

Pavojus susižeisti dėl įtemptos spyruoklės!

- ▶ Neadykitė durų uždarymo sistemos Fig. 32 (1).

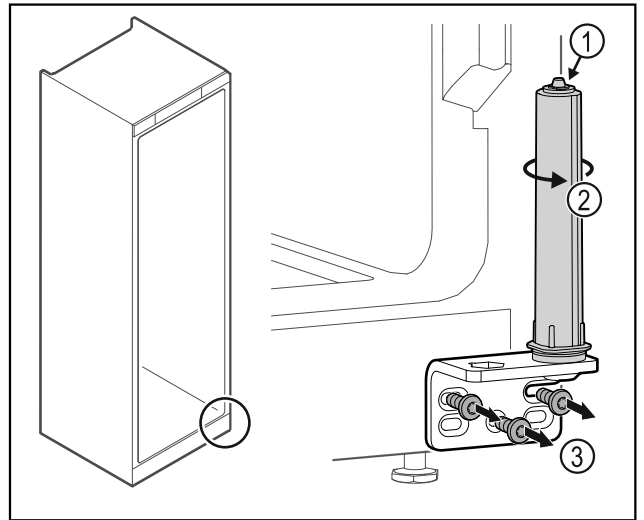


Fig. 32

- ▶ Sukite uždarymo sistemą Fig. 32 (2), kol ji užsifiksuos.
- ▶ Uždarymo sistemos išankstinis įtempis pašalintas.
- ▶ Atsukite šarnyrinį kampuotį Fig. 32 (3).

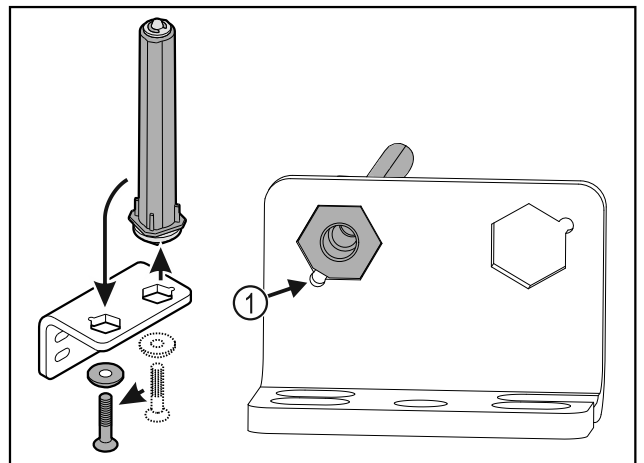


Fig. 33

- ▶ Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuotyje.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad įstatant nuožulni kaiščio pusė Fig. 33 (1) nukreipta į apvalią skylę.

-arba-

Pastaba

Klaidingas aukščio reguliavimo poveržlių išdėstymas.

Nebeįmanoma pakankamai pritvirtinti veržlės.

- ▶ Poveržlė turi užsifiksuoti uždarymo sistemos apačioje.

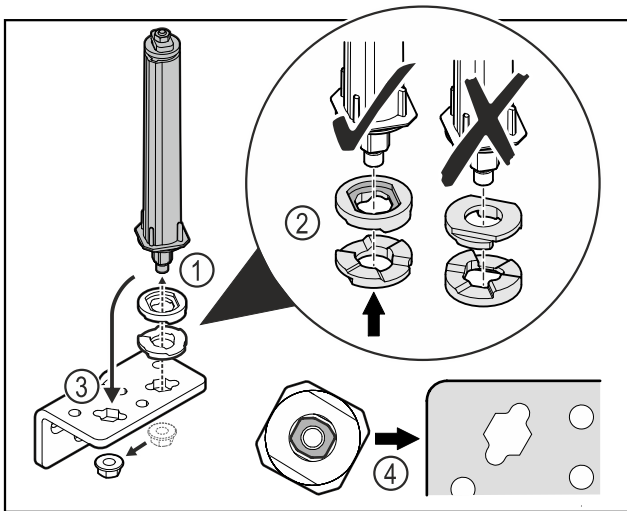


Fig. 34

- ▶ Atlaisvinkite veržlę ir pašalinkite durų uždarymo sistemą Fig. 34 (1).
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad aukščio reguliavimo poveržlės būtų tinkamai išlygiuotos Fig. 34 (2).
- ▶ Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuoptyje ir užfiksuokite veržle Fig. 34 (3).
- ▶ Įstatydami atkreipkite dėmesį į tai, kad durų uždarymo sistema būtų tinkamai išlygiuota Fig. 34 (4).

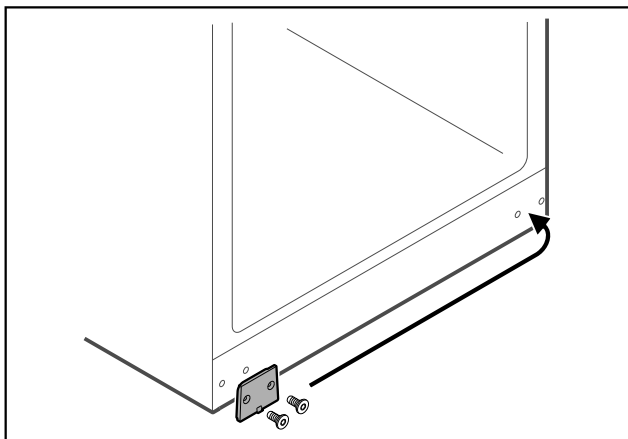


Fig. 35

- ▶ Perkelkite dengiamąją plokštę į priešingą pusę.

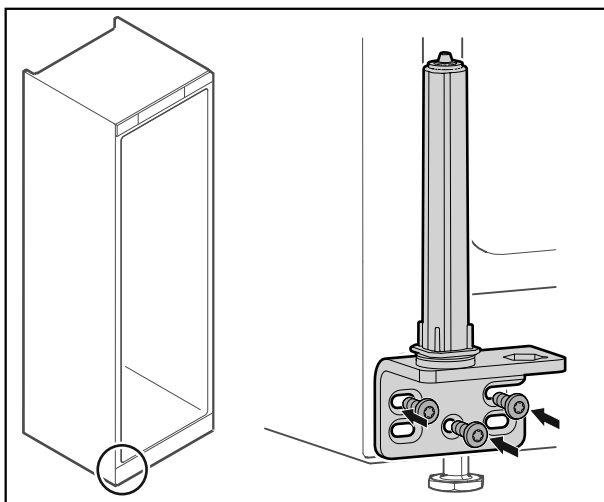


Fig. 36

- ▶ Priskukite šarnyrinį kampuopty priešoingoje pusėje.

Pastaba

Tinkamas ištiesinimas ir išankstinis įtempis svarbūs uždarymo sistemos veikimui.

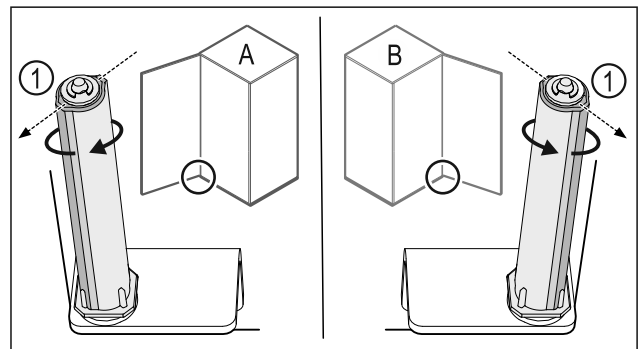


Fig. 37 Atidarymas į kairę (A) / atidarymas į dešinę (B)

- ▶ Sukite uždarymo sistemą, įveikdami pasipriešinimą, kol uždarymo sistemos pertvara Fig. 37 (1) bus nukreipta į išorę.
- ▷ Uždarymo sistema savaime lieka šioje padėtyje.
- ▷ Uždarymo sistema ištiesinta ir iš anksto įtempta.

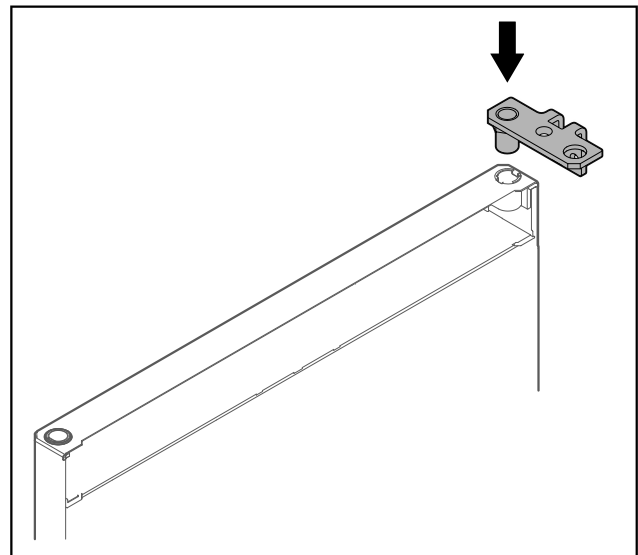


Fig. 38

- ▶ Įstatykite šarnyrinį kampuopty į duris.

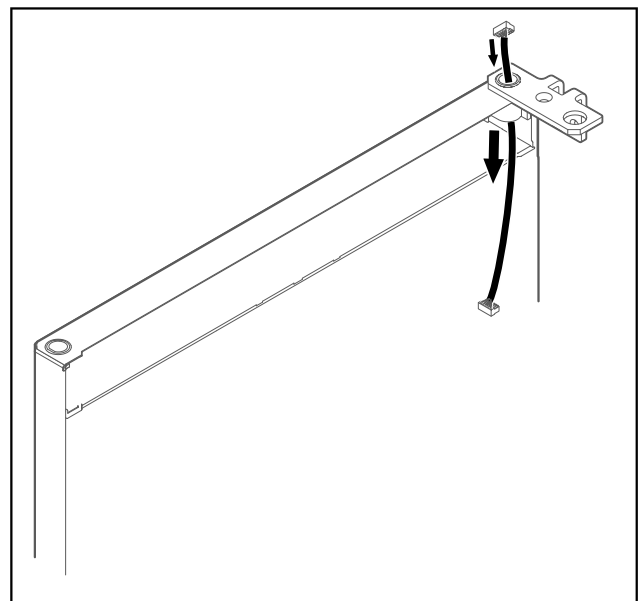


Fig. 39

- ▶ Atsargiai prakiškite laidą.

Naudojimosi pradžia

PRANEŠIMAS

Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!

- ▶ Tvirtai laikykite duris.

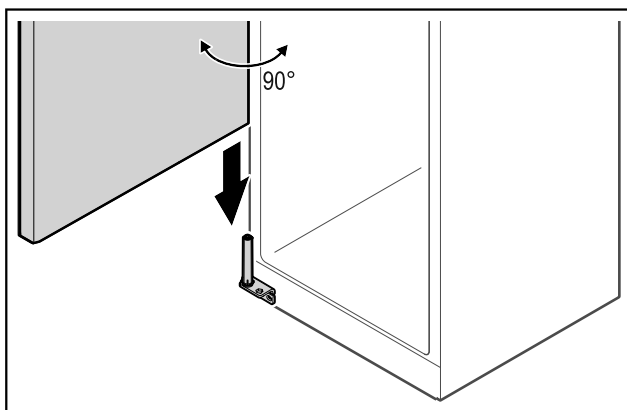


Fig. 40

- ▶ Padėdami antrojo asmens pakelkite duris nuo žemės.
- ▶ 90° atidarytas duris atsargiai uždėkite ant uždarymo sistemos.

PRANEŠIMAS

Materialinė žala netinkamai sumontavus!

- ▶ Montuodami šarnyrinį kampuočių, neprispauskite laido.

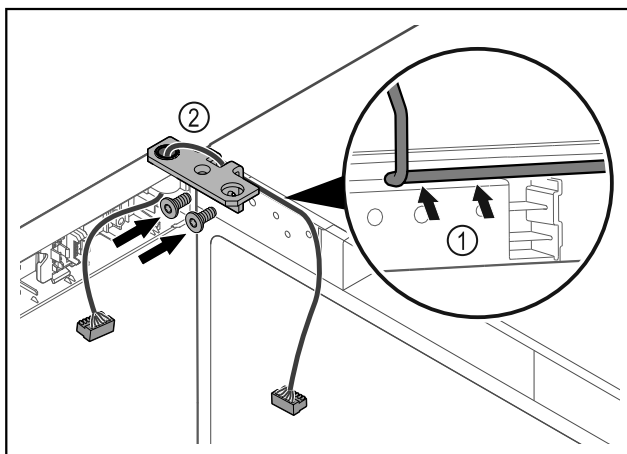


Fig. 41

- ▶ Prakiškite laidą pro šarnyrinio kampuočio angą ir atsargiai nutieskite Fig. 41 (1).
- ▶ Prisukite šarnyrinį kampuočių Fig. 41 (2).

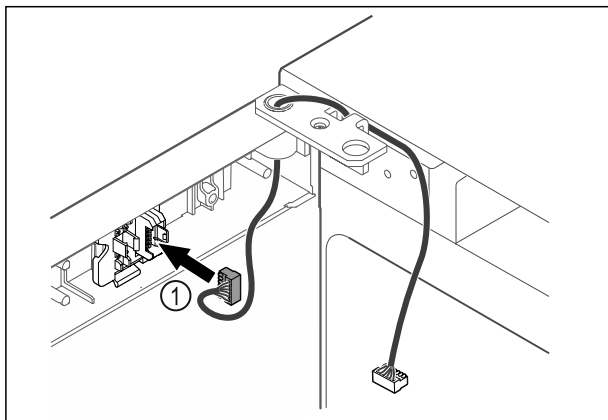


Fig. 42

- ▶ Įkiškite kištuką Fig. 42 (1) į kištuko laikiklį.

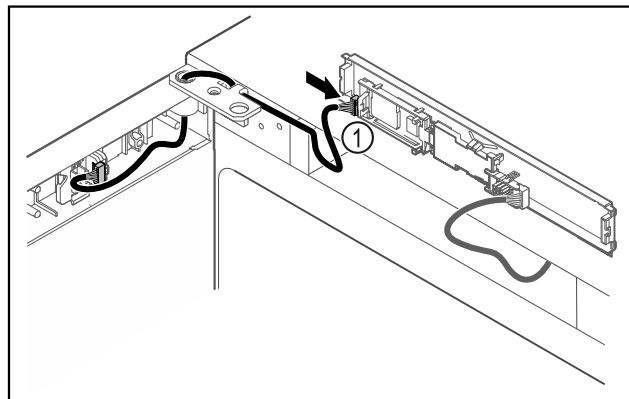


Fig. 43

- ▶ Įkiškite kištuką į plokštę Fig. 43 (1).

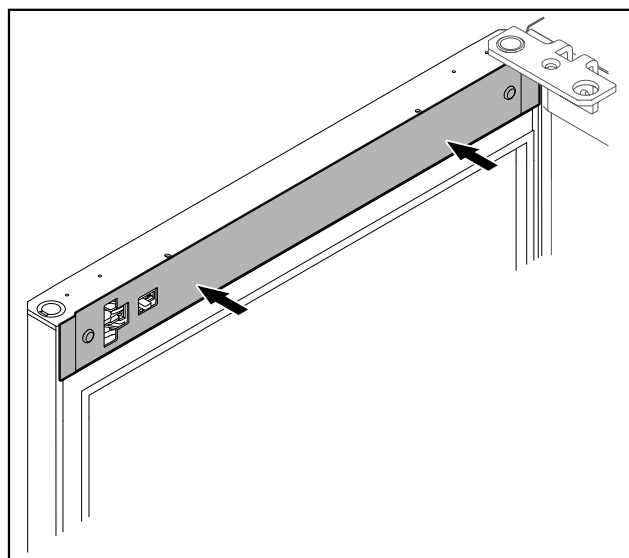


Fig. 44

- ▶ Uždėkite dengiamąją plokštelę.

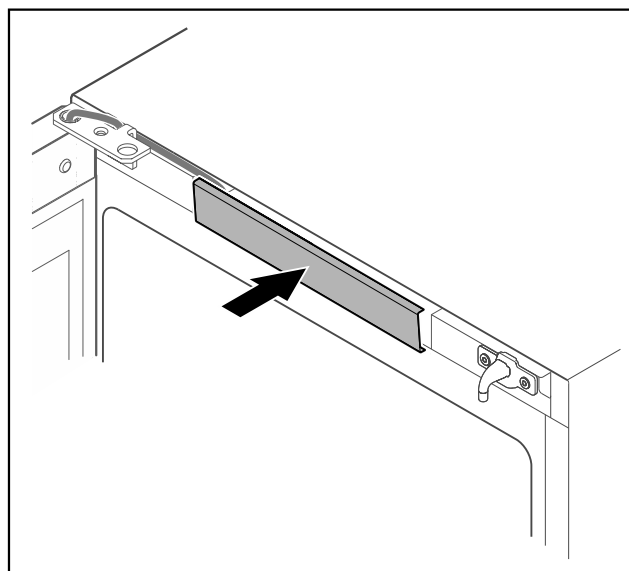


Fig. 45

- ▶ Užfiksuokite vidurinę dengiamąją plokštelę.

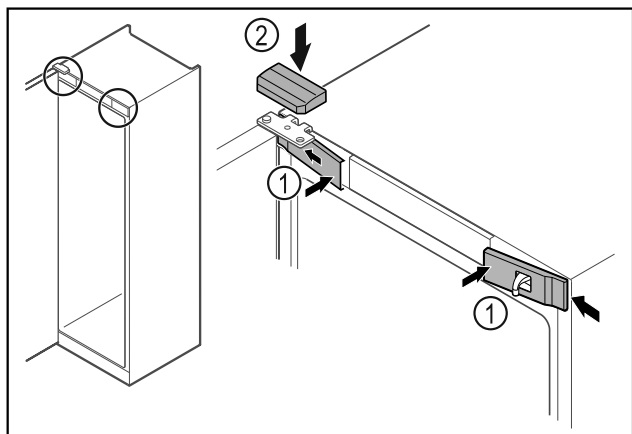


Fig. 46

- ▶ Įkabinkite priekines dengiamąsias plokšteles Fig. 46 (1) šone ir užfiksuokite.
- ▶ Užfiksuokite viršutinę dengiamąją plokštelę Fig. 46 (2) iš viršaus.
- ▶ Uždarykite duris.
- ▷ Durų atidarymo kryptis pakeista.

4.12 Durų išlygiavimas

Jei durys netiesios, jas galite sureguliuoti apatiniu šarnyriniu kampuočiu.

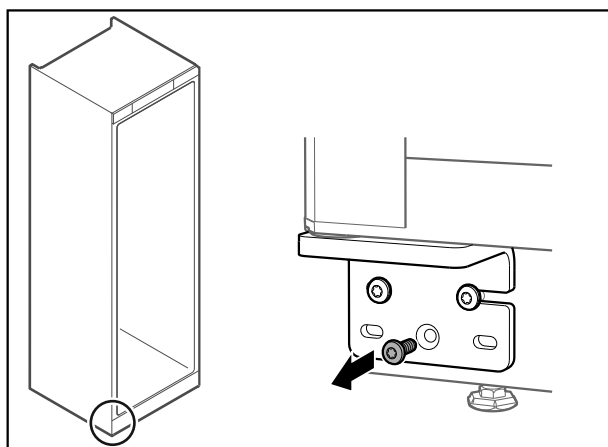


Fig. 47

- ▶ Iš apatinio šarnyrinio kampuočio išsukite vidurinę varžtą.

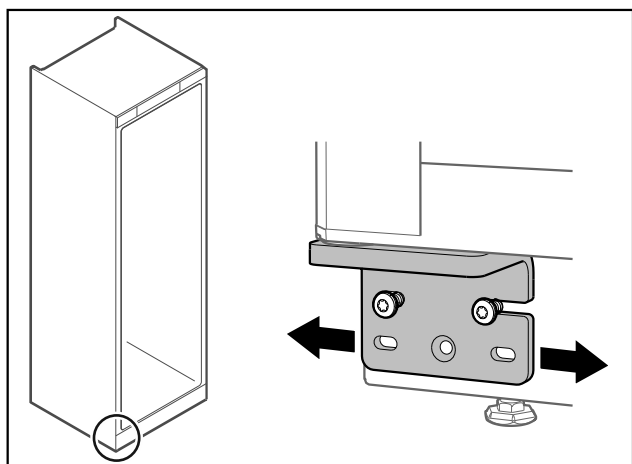


Fig. 48

- ▶ Šiek tiek atlaisvinkite abu varžtus ir perstumkite duris su šarnyriniu kampuočiu į dešinę arba į kairę.
- ▶ Priveržkite varžtus iki galo (vidurinio varžto nebereikia).
- ▷ Durys išlygiuotos tiesiai.

4.13 Prietaiso prijungimas




ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
- ▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

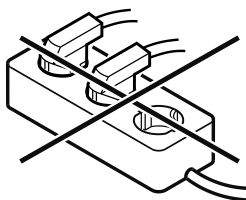

PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Prijunkite prietaisą prie saulės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

Pastaba

Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

- ▶ Ilgesnį prijungimo prie tinklo laidą galima užsakyti spec. parduotuvėje. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- naudokite prietaisą tik su **kintamąja srove**;
- leistina įtampa ir dažnis nurodyti duomenų skydelyje. Duomenų skydelio vieta matoma skyriuje Prietaiso apžvalga; (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)
- kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu;
- saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A;
- kištukinis lizdas lengvai prieinamas.
- ▶ Patikrinkite elektros jungtį.
- ▶ Įkiškite prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifikuotų.
- ▶ Tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos.
- ▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.

4.14 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- prietaisas pastatytas ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fikساتoriai.

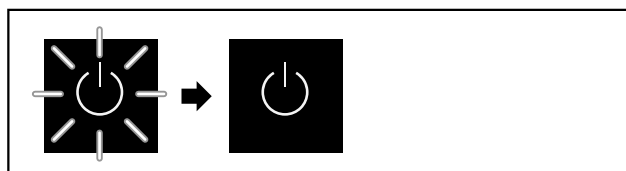


Fig. 49 Atvaizdo pavyzdys

Parengties piktograma mirksi, kol baigiamas paleidimo procesas.

Ekrane rodoma parengties piktograma.

Jei prietaisas pristatomas su gamykliniu nustatymu, pradedant eksploatuoti iš pradžių reikia parinkti ekrano kalbą.

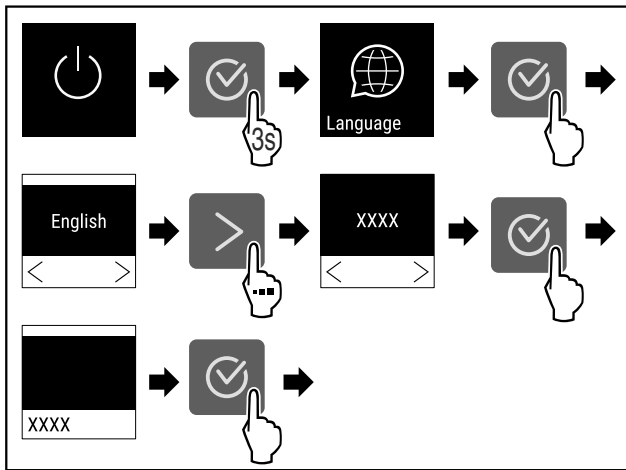


Fig. 50

► Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

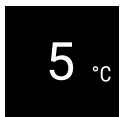


Fig. 51

- ▷ Prietaisas įjungiamas, kai tik ekrane matoma temperatūra.
- ▷ Temperatūros indikatorius mirksi, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.

5 Laikymas

5.1 Laikymo nuorodos

Pastaba

Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

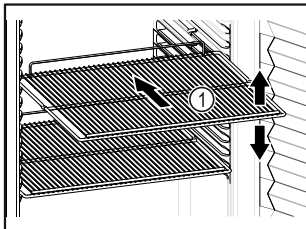


Fig. 52 Atvaizdo pavyzdys

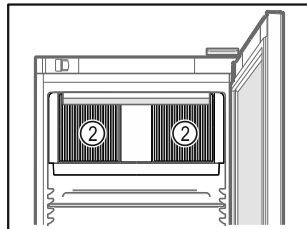


Fig. 53

Sudėdami produktus atkreipkite dėmesį į tai:

- Jei pastatymo grotelės Fig. 52 (1) galima perkelti, pritaikykite atsižvelgdami į aukštį.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausią apkrovą. (žr. 9.1 Techniniai duomenys)
- Pakraukite prietaisą tik tada, kai bus pasiekta laikymo temperatūra (laikykites vėsinimo grandinės).
- Cirkuliuojančio oro ventiliatoriaus vėsinimo plyšiai Fig. 53 (2) viduje turi būti neuždengti.
- Vėsinamas produktas neturi liestis prie galinės sienelės.
- Nedėkite vėsinamų produktų už galinės pusės atraminių grotelių atramos.
- Vėsinamą produktą gerai supakuokite.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždaramus indus arba uždenkite.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Vėdinamą produktą laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.

5.2 Laikymo terminai

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas kaip orientacinė laikymo termino vertė.

6 Valdymas

6.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

Ekrane galima greitai apžvelgti esamą prietaiso būseną, temperatūros nustatymą, funkcijų ir nustatymų būseną, nustatymus bei aliarmo ir klaidų pranešimus.

Valdoma naršymo rodyklėmis ir patvirtinimo piktograma.

Galima aktyvinti arba išaktyvinti funkcijas ir keisti nustatymo vertes.

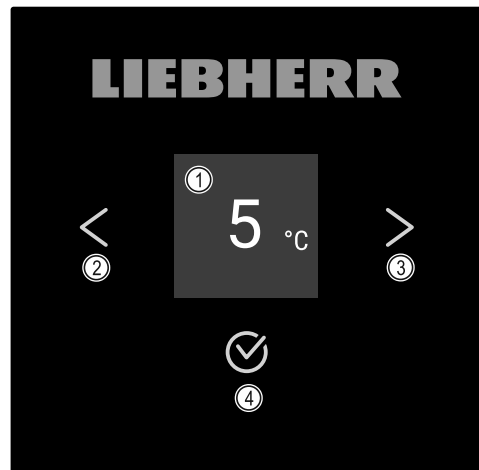


Fig. 54 Ekranas

- (1) Būsenos rodmuo
- (2) Naršymo rodyklė atgal
- (3) Naršymo rodyklė į priekį
- (4) Patvirtinimas

6.1.1 Būsenos rodmuo

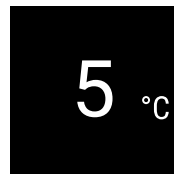


Fig. 55 Būsenos rodmuo su temperatūra

Būsenos rodmuo rodo temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų. Būsenos rodmenyje gali būti rodomos skirtingos indikacinės piktogramos.

6.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

| Piktograma | Prietaiso būseną |
|------------|--|
| | Parengtis (Standby) Prietaisas išjungtas. |
| | Pulsuojanti parengties piktograma Prietaisas įjungiamas. |

| Piktograma | Prietaiso būseną |
|--|--|
|  | Pulsuojanti temperatūra Tikslinė temperatūra dar nepasiekta. Prietaisas atvėsinas iki nustatytos temperatūros. |
|  | Temperatūros indikatorius Prietaisas rodo nustatytą temperatūrą. |
|  | Būsenos rodmuo baltu rėmeliu Prietaisas užrakintas. |
|  | Eco piktograma Prietaisas veikia energijos taupymo režimu. |
|  | EcoPlus piktograma Prietaisas veikia energijos taupymo režimu Plus. |
|  | D rodmenyje Prietaisas veikia demonstraciniu režimu. |
|  | Mirksinti piktograma Klaida dar aktyvi. |
|  | Klaidos simbolis Prietaisas yra klaidos būsenoje. |
|  | Baltas stulpelis apačioje Submenu |
|  | Baltas stulpelis viršuje Išankstinis nustatymas, aktyvus nustatymas arba aktyvi vertė |
|  | Didėjantis stulpelis Norėdami aktyvinti nustatymą, spauskite mygtuką 3 sekundes. |
|  | Mažėjantis stulpelis Norėdami išaktyvinti nustatymą, spauskite mygtuką 3 sekundes. |

Būsenos rodmens piktogramos

6.1.3 Garso signalai

Garso signalas skamba tokiais atvejais:

- jei buvo patvirtinta funkcija arba vertė;
- jei funkcijos arba vertės negalima aktyvinti arba išaktyvinti;
- atsiradus klaidai;
- esant aliarmo pranešimui.

Aliarmo garso signalus galima įjungti ir išjungti kliento meniu.

6.2 Prietaiso funkcijos

6.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą.
- Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais. (žr. 6.1 Valdymo ir indikaciniai elementai)

6.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas



Šis nustatymas leidžia įjungti ir išjungti visą prietaisą.

Prietaiso įjungimas

Be aktyvinto DemoMode:

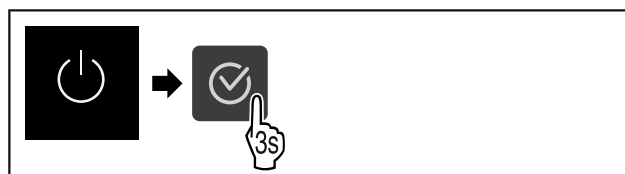


Fig. 56

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Su aktyvintu DemoMode:

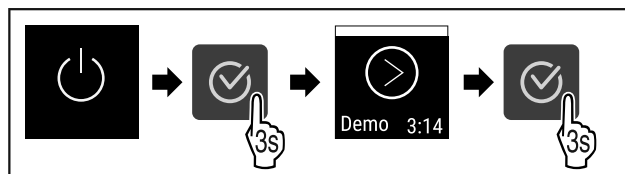


Fig. 57

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pastaba

Išaktyvinkite DemoMode prieš baigiantis atgaliniam skaičiavimui.



Fig. 58

▷ Temperatūros rodmuo rodomas ekrane.

Prietaiso išjungimas



Fig. 59

▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

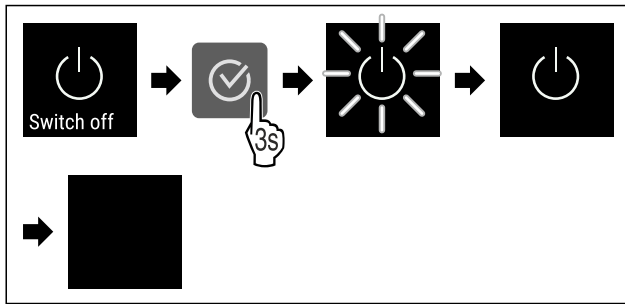


Fig. 60

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekране rodoma parengties piktograma.
- ▷ Ekranas išsijungia maždaug po 10 minučių.



6.2.3 Temperatūra

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo
- durų atidarymo trukmės
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros
- vėsinamų produktų rūšies, temperatūros ir kiekio

Pastaba

Kai kuriose vidaus srityse oro temperatūra gali skirtis nuo temperatūros rodmens.

Rekomenduojamas temperatūros nustatymas: žr. temperatūros klasę duomenų skydelyje. (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis)

Temperatūros nustatymas

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

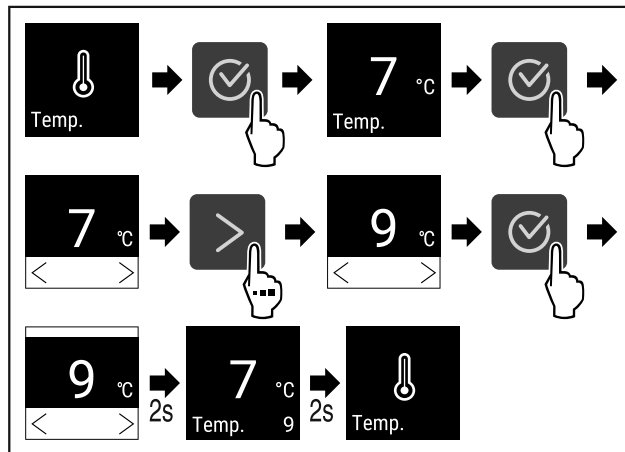




Fig. 61 Temperatūros keitimas iš 7 °C į 9 °C

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūra nustatyta.



6.2.4 Eco režimas

Ši funkcija skirta energijos sąnaudoms mažinti. Prietaise nustatyta aukštesnė temperatūra, todėl prietaisas vėsinama ne taip dažnai. Eco režimas nutraukiamas atidarius duris ir nustatytas delsos laikas pradedamas skaičiuoti nuo pradžių. Yra dvi energijos taupymo režimo pakopos:

| Energijos taupymo režimas | Izoliacinio stiklo durys | Nepermatomos durys |
|---|--|---|
|  Eco | Šiuo metu nustatyta temperatūra padidėja 2 K. Vidaus apšvietimas lieka įjungtas. | Šiuo metu nustatyta temperatūra padidėja 1 K. |
|  EcoPlus | Šiuo metu nustatyta temperatūra padidėja 2 K. Vidaus apšvietimas išjungtas. | Šiuo metu nustatyta temperatūra padidėja 3 K. |

Eco režimo aktyvinimas

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

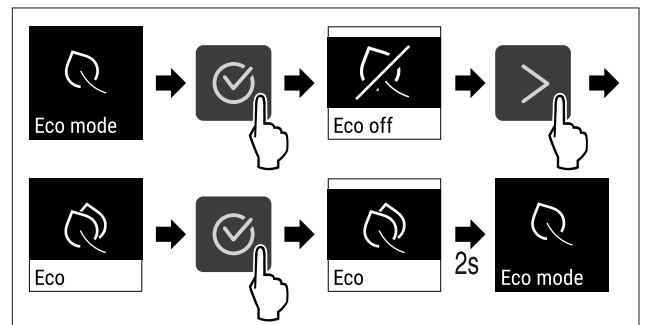


Fig. 62

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Eco režimas aktyvintas.
- ▷ Eco piktograma rodoma būsenos rodmenyje.

EcoPlus režimo aktyvinimas

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

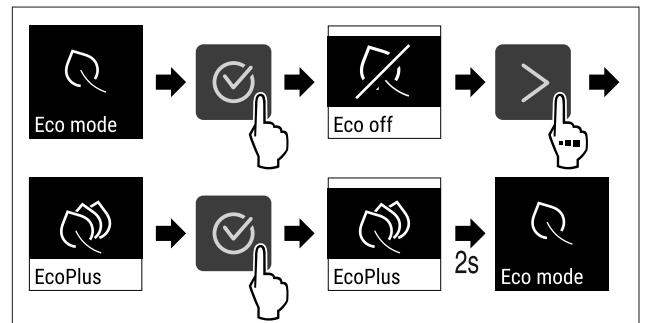


Fig. 63

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ EcoPlus režimas aktyvintas.
- ▷ EcoPlus piktograma rodoma būsenos rodmenyje.

Eco arba EcoPlus režimo paleidimo delsos laikas

Ši funkcija leidžia nustatyti Eco režimo arba EcoPlus režimo paleidimo momentą atidarius duris. Galite patys nustatyti šiuos paleidimo momentus:

- 0,5 h
- 1 h
- 1,5 h
- 2 h
- 12 h
- 24 h

Pavyzdys rodo, kad prietaisas persijungia į Eco arba EcoPlus režimą tik praėjus dviem valandoms po paskutinio durų atidarymo.

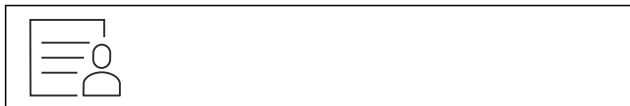


Fig. 64

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

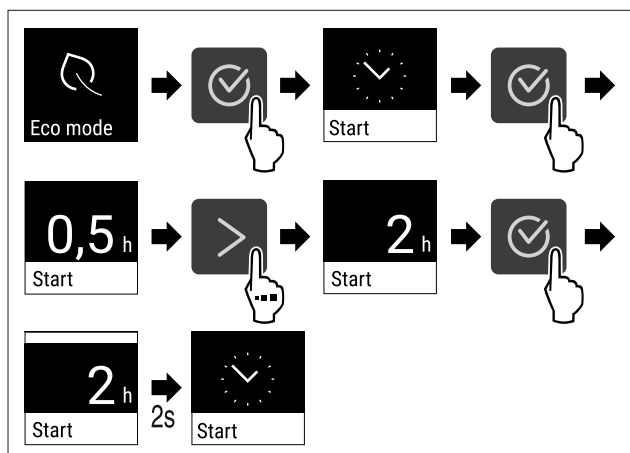


Fig. 65

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Eco arba EcoPlus režimo paleidimo momentas nustatytas.

Eco arba EcoPlus režimo trukmės nustatymas

Pastaba

Atidarius duris arba suregulavus nustatytąją vertę, prietaisas automatiškai persijungia į normalųjį režimą.

Ši funkcija leidžia nustatyti laikotarpį, kurį prietaisas eksploatuojamas Eco arba EcoPlus režimu prieš vėl jam persijungiant į normalųjį režimą. Galite pasirinkti šiuos laikotarpius:

- 5 h
- 6 h
- 7 h
- 8 h
- 12 h
- 24 h

Pavyzdyje parodytas Eco arba EcoPlus režimo aktyvinimas šešioms valandoms.

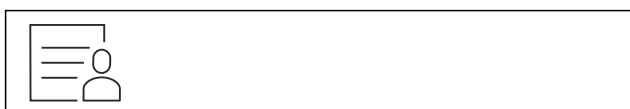


Fig. 66

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

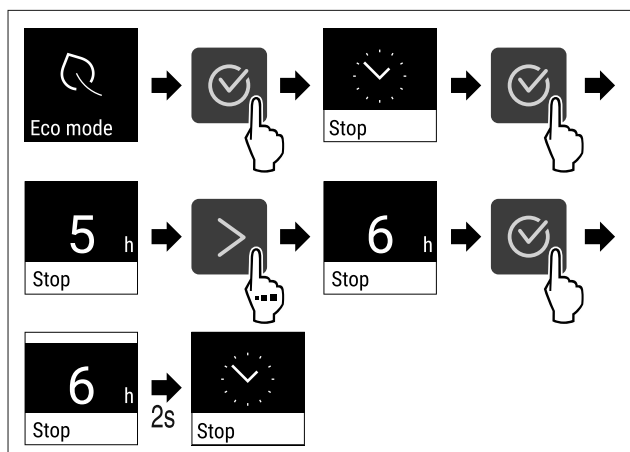


Fig. 67

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Eco arba EcoPlus režimo trukmė nustatyta.

6.2.5 Apšvietimas



Prietaise yra vidaus apšvietimas.

Galite įjungti vidaus apšvietimą, kad šviestų nuolat. (žr. Apšvietimo įjungimas*) *

Kai atidarote prietaiso duris, išsijungia vidaus apšvietimas.

Šią funkciją taip pat galite išaktyvinti. (žr. Apšvietimo išjungimas atidarius duris*) *

Apšvietimo išjungimas*

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

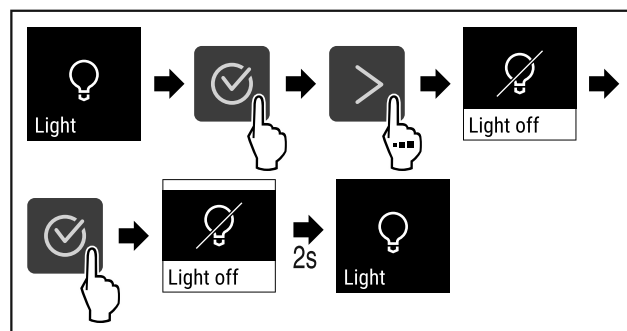


Fig. 68

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Apšvietimas išjungtas.

Apšvietimo įjungimas*

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.


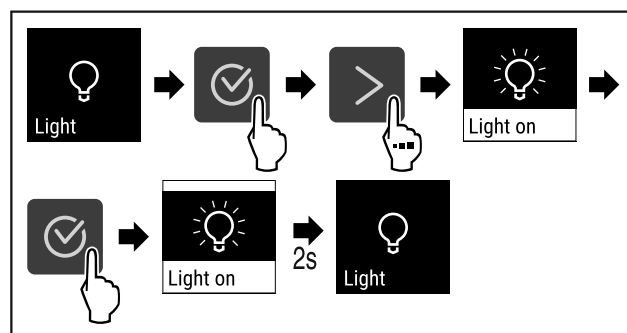


Fig. 69

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Apšvietimas įjungtas.

Apšvietimo išjungimas atidarius duris*

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

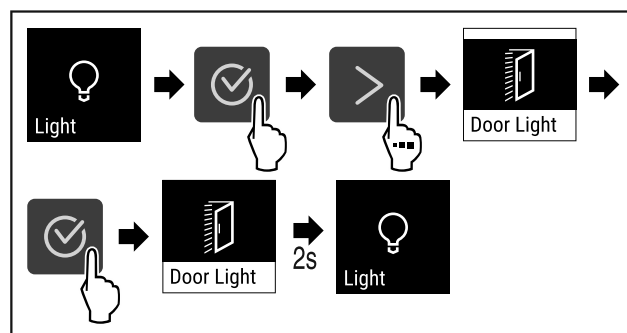

Valdymas

Fig. 70

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atidarius duris apšvietimas yra išjungtas.

Apšvietimo įjungimas atidarius duris*

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

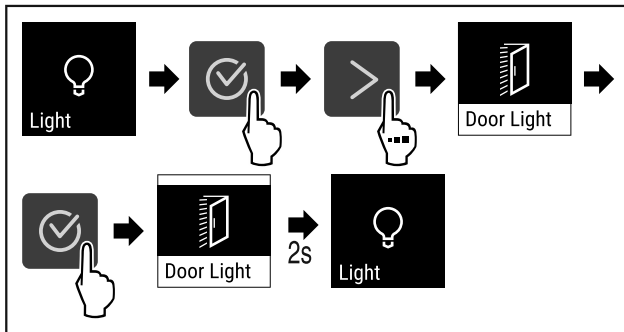


Fig. 71

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atidarius duris apšvietimas yra įjungtas.

6.2.6 Apšvietimo intensyvumas *

Šis nustatymas leidžia be pakopų nustatyti vidaus apšvietimo ryškumą.

Galima nustatyti šias ryškumo pakopas:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Apšvietimo intensyvumo nustatymas

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

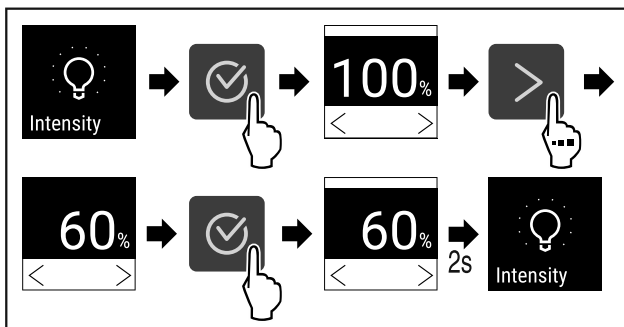


Fig. 72

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Apšvietimo intensyvumas atitinkamai padidėja arba sumažėja.

6.2.7 Durų užraktas

Prietaisas yra su elektroniniu durų užraktu. **Pirmą kartą pradėdant naudoti durys yra atrakintos** ir jas galite atidaryti.

Ši funkcija leidžia apsaugoti prietaisą nuo nepageidaujamų išėmimų.

Tam yra tokios nustatymo galimybės:

- durų užrakinimas naudojant durų kodą;

- durų atrakinimas naudojant durų kodą;
- automatinio užrakinimo aktyvinimas;
- automatinio užrakinimo išaktyvinimas;
- automatinio užrakinimo laiko delsos nustatymas;
- durų kodo keitimas; (žr. 6.2.9 Prieigos kodai)
- durų kodo atstatymas; (žr. 6.2.9 Prieigos kodai)
- nuotolinio valdymo pulto prijungimas. (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas)

Durų užrakinimas naudojant durų kodą

Durų kodas įvedamas būsenos rodmenyje.

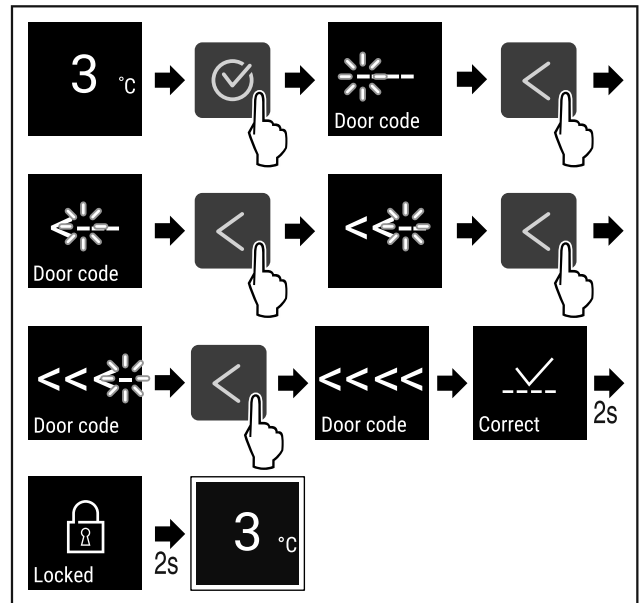


Fig. 73 Durų užrakinimas naudojant durų kodą < < < < .

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Rodomas būsenos rodmuo su baltu rėmeliu.
- ▷ Durys užrakintos.

Durų atrakinimas naudojant durų kodą

Durų kodas įvedamas būsenos rodmenyje.

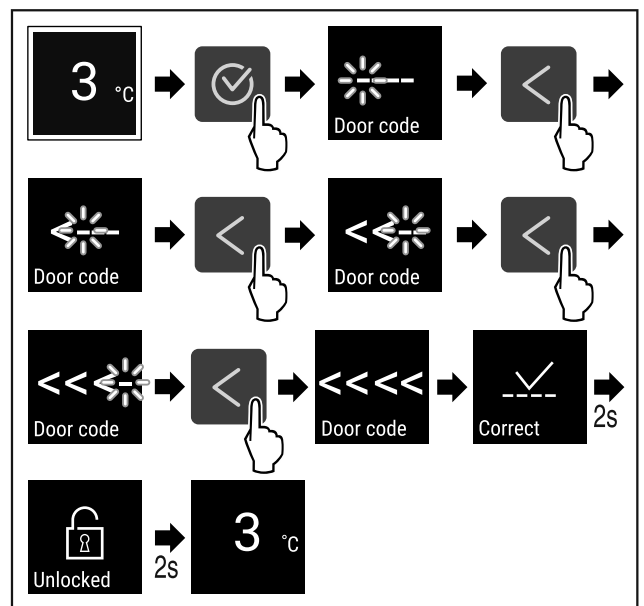


Fig. 74 Durų atrakinimas naudojant durų kodą < < < < .

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Rodomas būsenos rodmuo be baltu rėmeliu.
- ▷ Durys atrakintos.

Automatinio užrakinimo aktyvinimas



Fig. 75

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

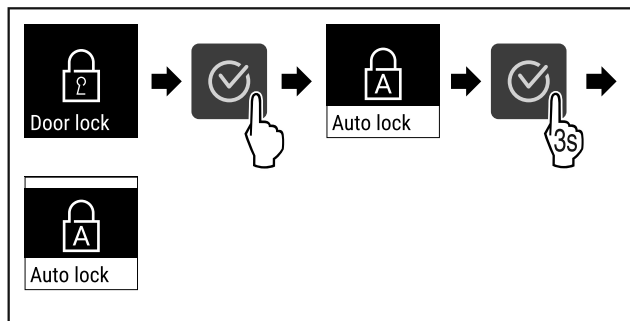


Fig. 76

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Automatinis užrakinimas aktyvintas.
- ▷ Dabar galima nustatyti laiko delną (žr. Automatinio užrakinimo laiko delnos nustatymas).

Pastaba

Duris ir toliau galite užrakinti ir atrakinti, naudodami nuotolinio valdymo pultą (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas) arba įvesdami durų kodą.

Automatinio užrakinimo išaktyvinimas



Fig. 77

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

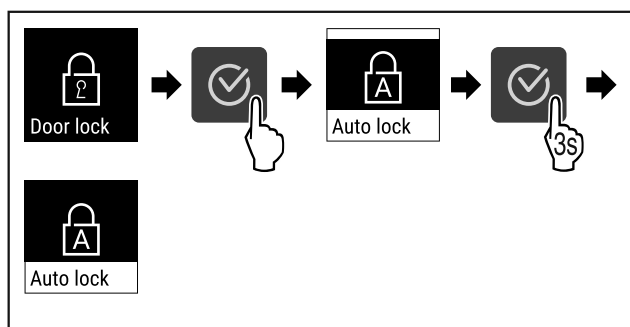


Fig. 78

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Automatinis užrakinimas išaktyvintas.

Automatinio užrakinimo laiko delsos nustatymas

Ši funkcija nustato elektroninio durų užrakinimo momentą atidarius duris.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Automatinis durų (žr. Automatinio užrakinimo aktyvinimas) užrakinimas aktyvintas.



Fig. 79

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

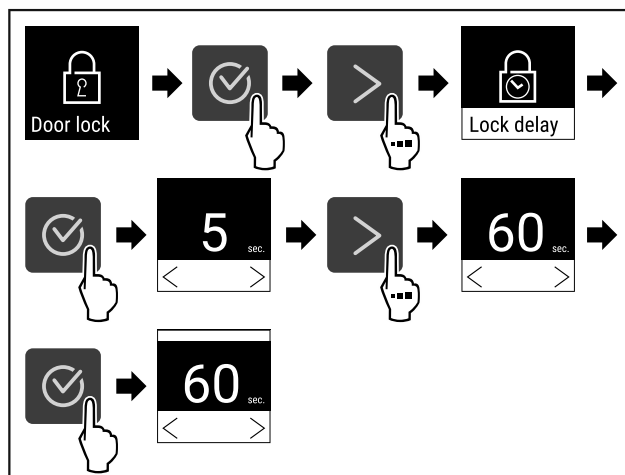


Fig. 80 Galima nustatyti šias vertes: 5, 15, 60, 90, 120, 180 ir 240 sekundžių

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Laiko delsa nustatyta.

Durų kodo keitimas

(žr. 6.2.9 Prieigos kodai)

Durų kodo atstata

(žr. 6.2.9 Prieigos kodai)

Nuotolinio valdymo pulto prijungimas

(žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas)

6.2.8 Ekranu blokuotė



Atlikus tokį nustatymą, išvengiama netikėto prietaiso valdymo.

Naudojimas:

- apsaugojimas nuo netikėto nustatymų ir funkcijų pakeitimo;
- apsaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Pastaba

Nepaisant aktyvintos ekranu blokuotės, durų užraktą visada galima atidaryti ir užrakinti naudojant PIN kodą (žr. 6.2.9 Prieigos kodai).

Ekranu blokuotės aktyvinimas



Fig. 81

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

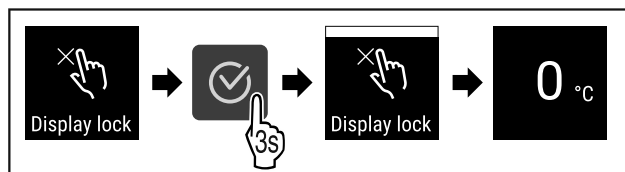


Fig. 82

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekranu blokuotė aktyvinta.
- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.

Valdymas

Ekranu blokuotės išaktyvinimas

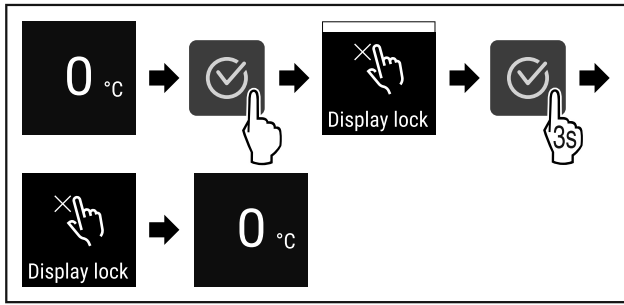


Fig. 83

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekranu blokuotė išaktyvinta.
- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.

6.2.9 Prieigos kodai

Galima atlikti įvairius nustatymus.

Naudojimas:

- durų kodo keitimas;
- durų kodo atstata;



Durų kodas

Durų kodo keitimas

Šis nustatymas leidžia pakeisti durų užrakto kodą.

Nustatoma 3 žingsniais:

- senojo durų kodo įvedimas;
- naujojo durų kodo įvedimas;
- naujojo durų kodo patvirtinimas.

Pastaba

- ▶ Tolesniame pavyzdyje pakeičiamas gamykloje nustatytas durų kodas < < < <.
- ▶ Naujasis durų kodas yra: < < > <

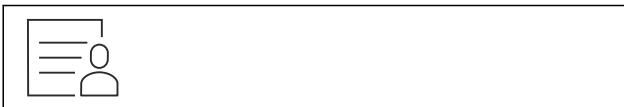


Fig. 84

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

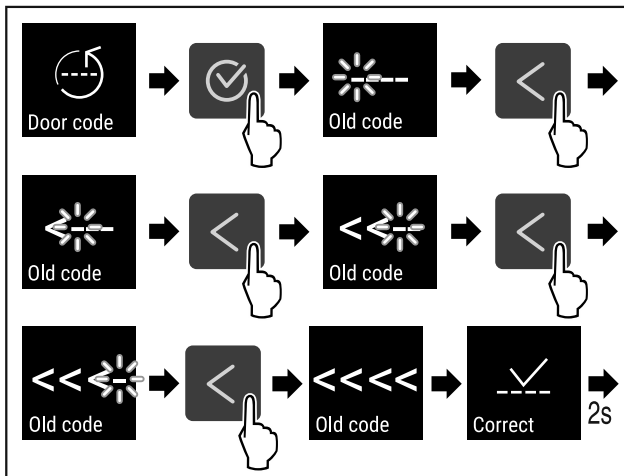


Fig. 85

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Senasis durų kodas įvestas sėkmingai.

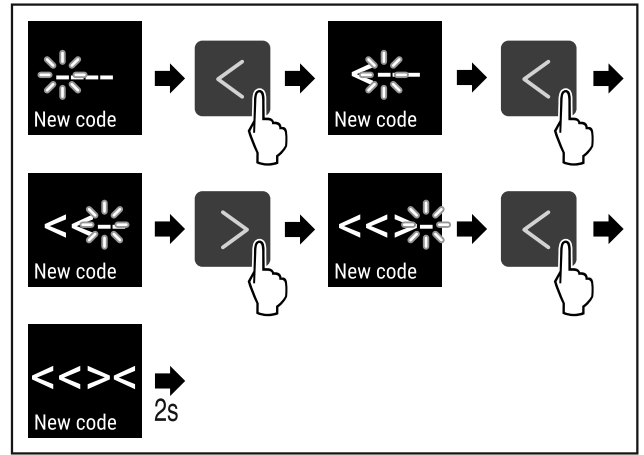


Fig. 86

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Naujasis durų kodas įvestas sėkmingai.

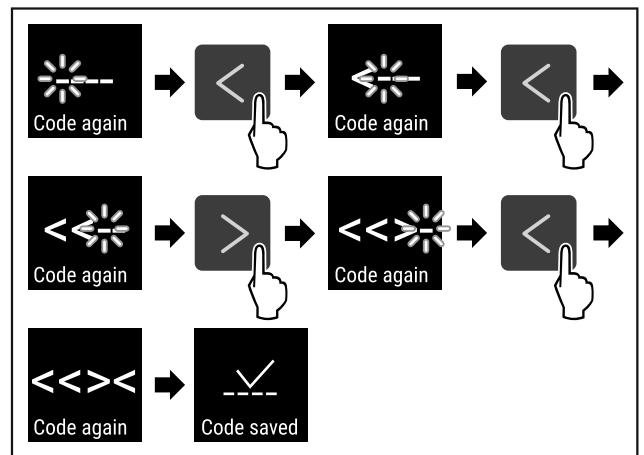


Fig. 87

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Naujasis durų kodas patvirtintas sėkmingai.
- ▷ Durų kodas pakeistas.

Durų kodo atstata

Durų kodas pamirštas ir nežinomas.

- ▶ Atstatykite prietaiso gamyklinius nustatymus. (žr. 6.2.23 Gamyklinių nustatymų atstatymas)
- ▷ Atstatyti prietaiso gamykliniai nustatymai.
- ▷ Gamykloje nustatytas durų kodas yra: < < < <

6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas



Pristatytame nuotolinio valdymo pulte išsaugotas gamyklinis PIN kodas, kurį naudojant atidaromas bet kuris prietaisas su nepakeistais gamykliniais nustatymais (žr. 6.2.23 Gamyklinių nustatymų atstatymas). Taip nuotolinio valdymo pultu galima atidaryti ir uždaryti taip pat ir kelis prietaisus. Prijungus sugeneruojamas prietaisui būdingas PIN kodas, kurį naudojant galima atidaryti arba uždaryti priregistruotą prietaisą. Atlikus gamyklinę atstatą, vėl nustatomas pirminis funkcionalumas.

Pastaba

Nuotolinio valdymo pulto veikimo nuotolis atitinka apie 15 m.

Naudojimas:

- nuotolinio valdymo pulto prijungimas,
- nuotolinio valdymo pulto atjungimas.

Nuotolinio valdymo pulto prijungimas



Fig. 88

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

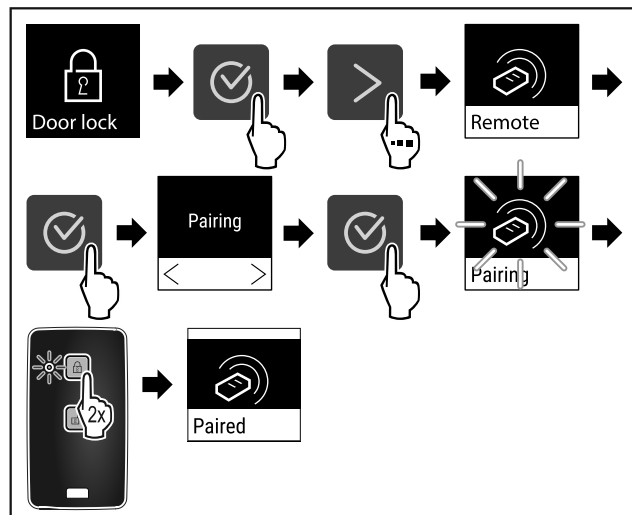


Fig. 89

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Paspauskite mygtuką nuotolinio valdymo pulte du kartus.
- ▷ Būsenos šviesos diodas nuotolinio valdymo pulte sumirksi tris kartus.
- ▷ Nuotolinio valdymo pultas sujungtas su prietaisu.

Nuotolinio valdymo pulto atjungimas

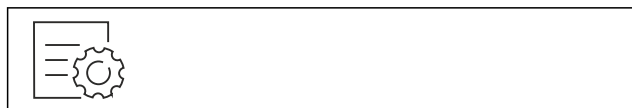


Fig. 90

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

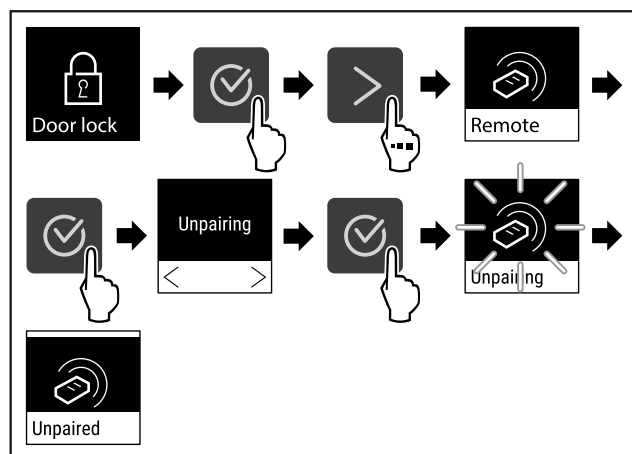


Fig. 91

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Nuotolinio valdymo radijo bangomis pultas atjungtas nuo prietaiso.

6.2.11 Kalba



Su šiuo nustatymu nustatoma rodomas kalba.

Kalbos nustatymas

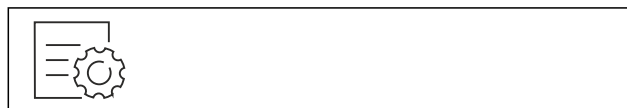


Fig. 92

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

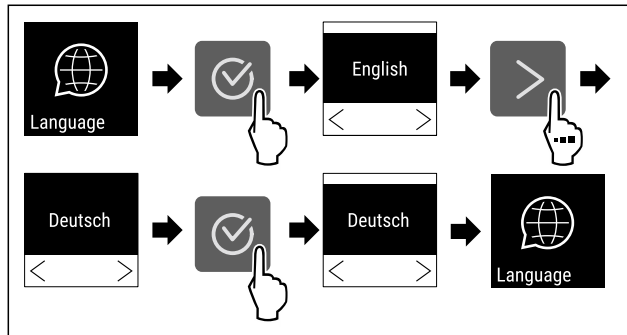


Fig. 93

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Parinkta kalba nustatyta.

6.2.12 Temperatūros vienetas



Šį nustatymą galima pakeisti iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas

Pavyzdyje parodyta, kaip pakeisite Celsijaus laipsnius į Farenheito laipsnius.

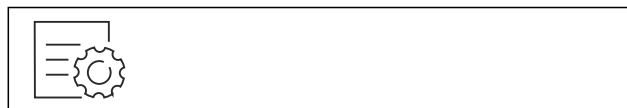


Fig. 94

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

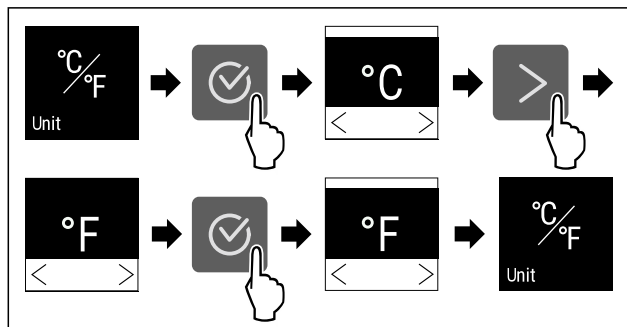


Fig. 95

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūros vienetas „Farenheitas“ nustatytas.

6.2.13 Ekranų ryškumas



Šis nustatymas leidžia be pakopų nustatyti ekranų ryškumą.

Galima nustatyti šias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Valdymas

Ekranų ryškumo nustatymas

Tolimesni veiksmai aprašo, kaip sumažinti ekranų ryškumą, pvz., nuo 100 % iki 40 %.

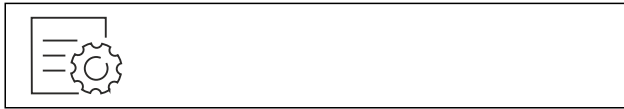


Fig. 96

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

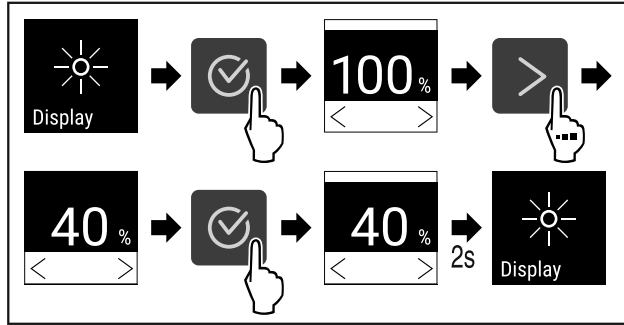


Fig. 97

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekranų ryškumas atitinkamai pakeistas.



6.2.14 Alarm Sound

Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti visus aliarmo garso signalus, pvz., durų aliarmą.

Alarm Sound aktyvinimas



Fig. 98

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

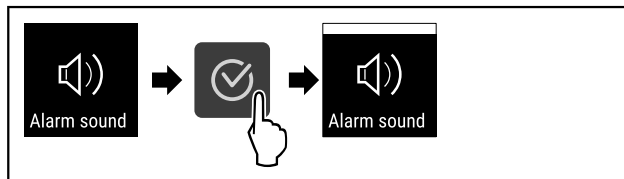


Fig. 99

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Alarm Sound aktyvintas.

Alarm Sound išaktyvinimas

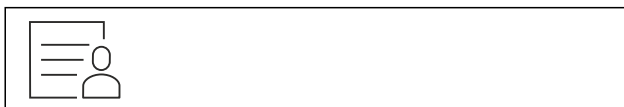


Fig. 100

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

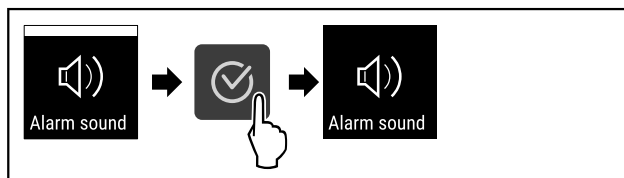


Fig. 101

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Alarm Sound išaktyvintas.



6.2.15 WLAN jungtis

Pastaba

Liebherr SmartMonitoring Dashboard yra ne visose šalyse. Patikrinkite, ar yra QR kodas, įvesdami savo modelį.

Pastaba

Norint naudoti Liebherr SmartMonitoring Dashboard ties <https://smartmonitoring.liebherr.com>, turi būti įdiegtas SmartModule ir komercinė MyLiebherr paskyra. Galite prisijungti tiesiogiai naudodami turimus prisijungimo duomenis paleidimo internetu metu arba užsiregistruoti iš naujo ir susikurti įmonės paskyrą.

Šis nustatymas – tai belaidė jungtis tarp prietaiso ir interneto. Ryšys valdomas SmartModule. Prietaisą galima prijungti naudojant [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) su naršykle bei išplėstines parinktis ir individualias valdymo, administravimo ir kontrolės galimybes.

Pastaba

Priedų įsigysite per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) ir Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

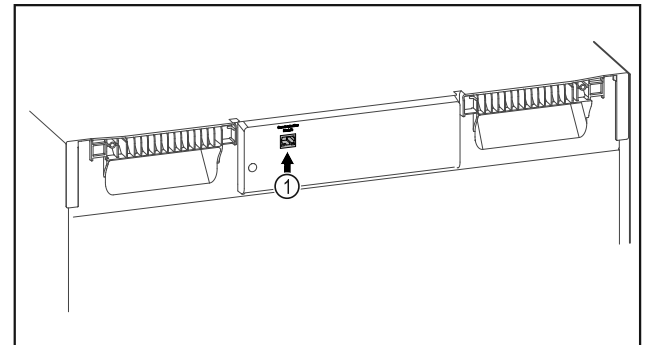


Fig. 102

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- SmartModule Fig. 102 (1) naudojamas.

Ryšio užmezgimas

Savo SmartModule paleiskite ir sureguliuokite internete per [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#), naudodami internetą palaikantį galinį įrenginį.

[Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) taip patrasite informacijos, kaip papildomai įmontuoti SmartModule.



Fig. 103

- ▶ Atverkite [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (žr. Fig. 103).

Šaldytuve arba šaldiklyje:

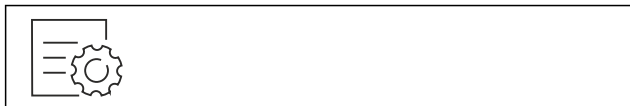


Fig. 104

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

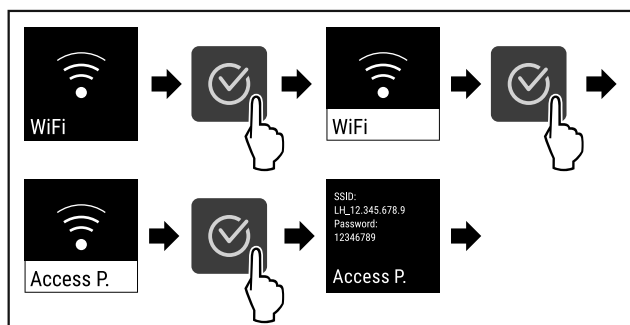


Fig. 105

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Pratęskite reguliavimo procesą savo internete palaikčiame galiniame įrenginyje: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

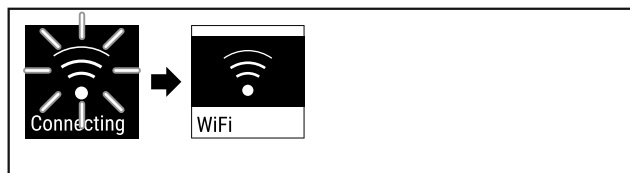


Fig. 106

- ▶ Ryšys užmezgamas.
- ▷ Rodoma WiFi connecting. Simbolis pulsuoja.
- ▶ Sekite nurodymus [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Ryšys užmezgtas.

Ryšio atjungimas



Fig. 107

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

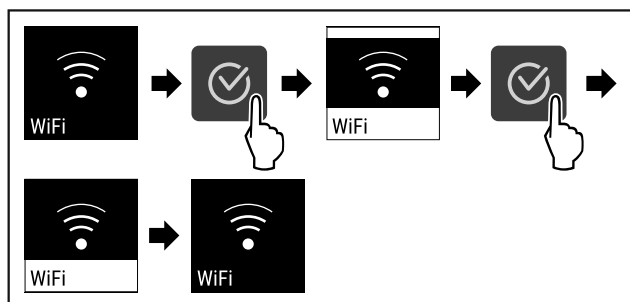


Fig. 108

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys atjungtas.

Ryšio atstata

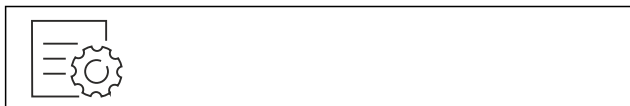


Fig. 109

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

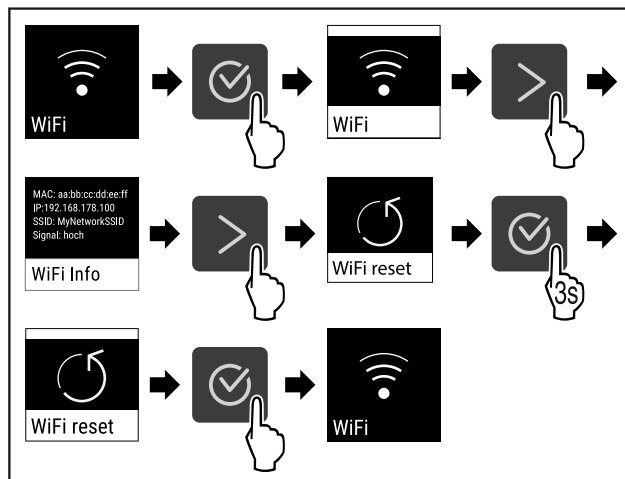


Fig. 110

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ WiFi nustatymai atstatomi į pristatymo būseną.



6.2.16 LAN jungtis

Pastaba

Liebherr SmartMonitoring Dashboard yra ne visose šalyse. Patikrinkite, ar yra QR kodas, įvesdami savo modelį.

Pastaba

Norint naudoti Liebherr SmartMonitoring Dashboard ties <https://smartmonitoring.liebherr.com>, turi būti įdiegtas SmartModule ir komercinė MyLiebherr paskyra. Galite prisijungti tiesiogiai naudodami turimus prisijungimo duomenis paleidimo internetu metu arba užsiregistruoti iš naujo ir susikurti įmonės paskyrą.

Šis nustatymas – tai laidu prijungta jungtis tarp prietaiso ir interneto. Ryšys valdomas SmartModule. Prietaisą galima prijungti tiesiogiai naudojant [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) su naršykle bei išplėstines parinktis ir individualias valdymo, administravimo ir kontrolės galimybes.

Pastaba

Priedų įsigysite per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) ir Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

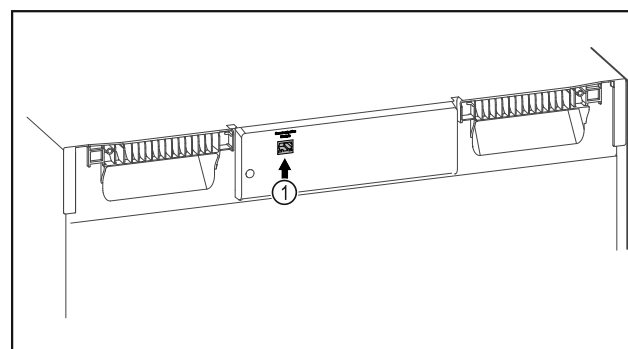


Fig. 111

Įsitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- SmartModule Fig. 111 (1) naudojamas.
- Tinklo kabelis prijungtas.

Ryšio užmezgimas

Savo SmartModule paleiskite ir sureguliuokite internete per [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#), naudodami internetą palaikantį galinį įrenginį.

[Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) taip patrasite informacijos, kaip papildomai įmontuoti SmartModule.



Fig. 112

- ▶ Atverkite [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (žr. Fig. 112).

Šaldytuve arba šaldiklyje:



Fig. 113

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

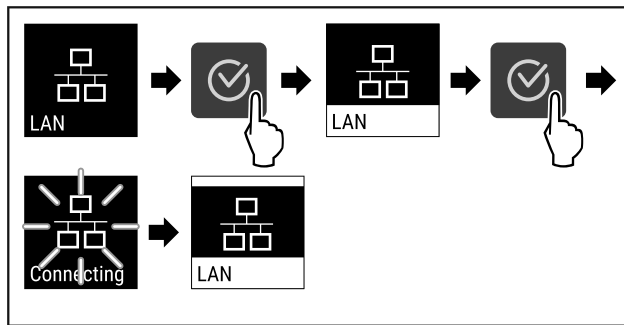


Fig. 114

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys užmezgamas: rodoma LAN connecting. Simbolis pulsuoja.
- ▶ Sekite nurodymus [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Ryšys užmegztas.

Ryšio atjungimas



Fig. 115

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

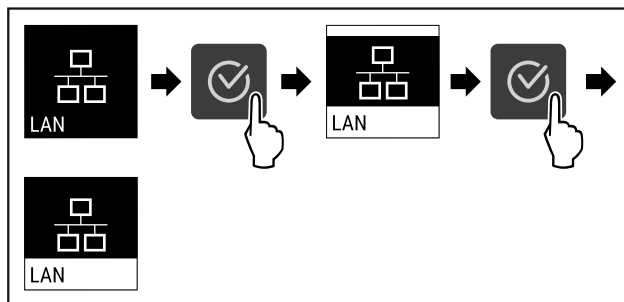


Fig. 116

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys atjungtas.

6.2.17 Prietaiso informacija



Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 3 Touch ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 117



Fig. 118

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

6.2.18 Eksploatacijos valandos



Šis rodmuo rodo prietaiso eksploatacijos valandas.

Eksploatacijos valandų rodymas

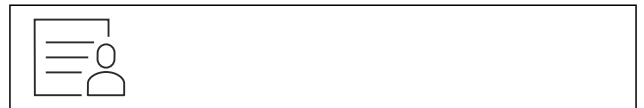


Fig. 119

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

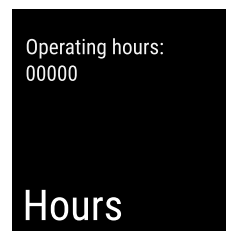


Fig. 120

- ▷ Rodomos eksploatacijos valandos.

6.2.19 Programinė įranga



Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 121



Fig. 122

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekране rodoma programinės įrangos versija.

6.2.20 Durų aliarmas



Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 123

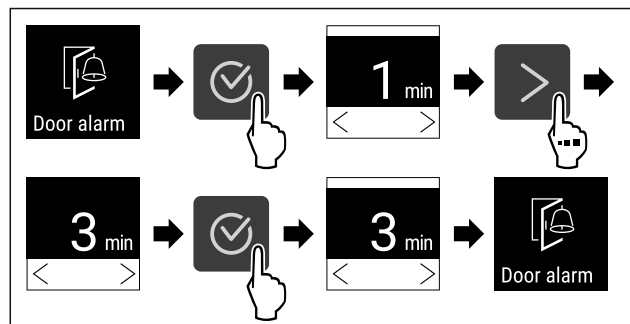


Fig. 124 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 126

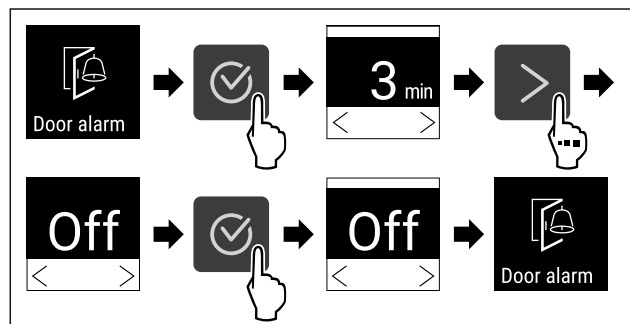


Fig. 127

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

6.2.21 Šviesinis aliarmas



Šis nustatymas leidžia vaizdinius aliarmo pranešimus ekrane papildomai paryškinti mirksinčiu prietaiso apšvietimu.

Šviesinio aliarmo aktyvinimas



Fig. 128

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

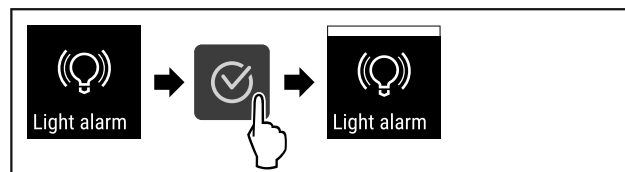


Fig. 129

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Šviesinis aliarmas aktyvintas.

Šviesinio aliarmo išaktyvinimas



Fig. 130

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

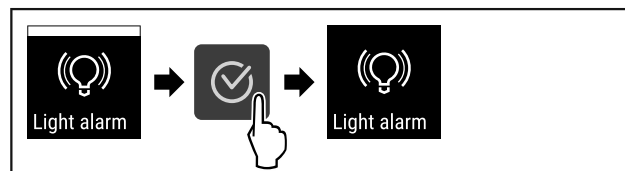


Fig. 131

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Šviesinis aliarmas išaktyvintas.

6.2.22 Demonstracinis režimas



Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „D“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. 6.2.23 Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 132

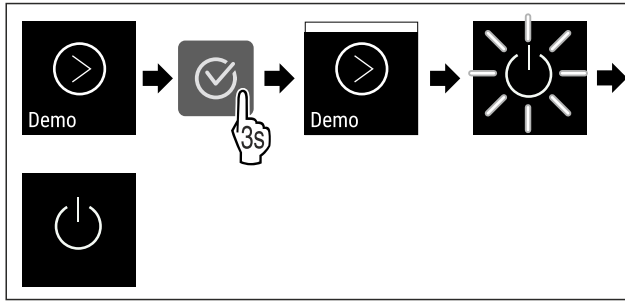


Fig. 133

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 4.14 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „D“.

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 134

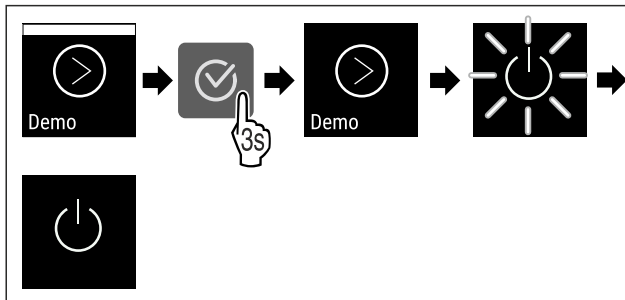


Fig. 135

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 4.14 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

6.2.23 Gamyklinių nustatymų atstatymas



Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 136

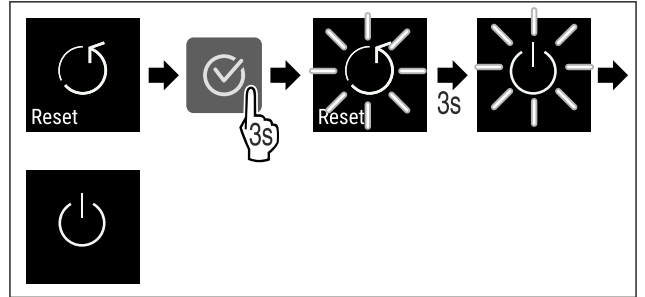




Fig. 137






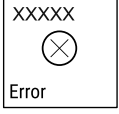

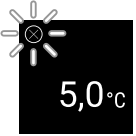


- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Prietaisas atstatytas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 4.14 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

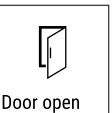





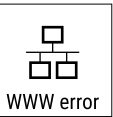

6.3 Pranešimai

6.3.1 Įspėjimai

Garsinius įspėjimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Garso signalas stiprėja ir garsėja, kol patvirtinamas pranešimas.

| Pranešimas | Priežastis | Šalinimas |
|---|---|--|
|  Door open Atidarytos durys | Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos. | ▶ Uždarykite duris.  ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiama. Pastaba Laiką, kol bus rodomas pranešimas, galima nustatyti (žr. 6.2.20 Durų aliarmas). |

| Pranešimas | Priežastis | Šalinimas |
|---|--|--|
|  <p>Temperature</p> <p>Temperatūros aliarmas</p> | <p>Pranešimas rodomas, kai temperatūra neatitinka nustatytos temperatūros. Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buvo įdėtas šiltas vėsinamas produktas; - perstatant ar išimant vėsinamus produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos; - ilgesnį laiką nebuvo elektros. |  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Rodoma šilčiausia temperatūra.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Esama temperatūra mirksi ir rodmuo su temperatūros aliarmo piktograma keičiasi, kol pasiekiami nustatyta temperatūra. ▶ Patikrinkite vėsinamo produkto kokybę. |
|  <p>Error</p> <p>Klaida</p> | <p>Prietaisas sugedo, yra prietaiso arba prietaiso konstrukcinės dalies klaida.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Perdėkite vėsinimą produktą.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rodomas klaidos kodas.   <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Jei yra, rodomas kitas klaidos kodas. <p>arba</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rodomas būsenos ekranas su mirksinčia  <p>klaidos piktograma</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spaudžiant naršymo mygtukus, klaidos kodas (-ai) rodomas (-i) iš naujo. ▶ Užsirašykite klaidos kodą (-us) ir susisieki- kite su klientų aptarnavimo tarnyba. |
|  <p>Man. opened</p> <p>Atidarytos rankiniu būdu</p> | <p>Pranešimas rodomas, jei elektroniškai uždarytos durys buvo atidarytos rankiniu būdu.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uždarykite duris.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas. |
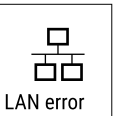
| | | |
|---|--|---|
|  WiFi klaida WLAN klaida | WLAN ryšys nutrūkęs. | ▶ Patikrinkite ryšį.  ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas. |
|  WWW klaida WLAN | Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per WLAN. | ▶ Patikrinkite ryšį.  ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas. |
|  LAN klaida | LAN ryšys nutrūkęs. | ▶ Patikrinkite ryšį ir tinklo kabelį.  ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas. |
|  WWW klaida LAN | Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per LAN. | ▶ Patikrinkite ryšį.  ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas. |

7 Įranga

7.1 Saugos užraktas

Prietaisas yra su elektroniniu durų.

Galimos funkcijos:

- durų užrakto užrakinimas ir atrakinimas naudojant durų kodą; (žr. 6.2.7 Durų užraktas)
- automatinio durų blokavimo aktyvinimas ir išaktyvinimas; (žr. 6.2.7 Durų užraktas)
- valdymas nuotolinio valdymo pultu. (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas)

7.1.1 Avarinis atrakinimas

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, duris galima atidaryti avarinio atrakinimo raktu.

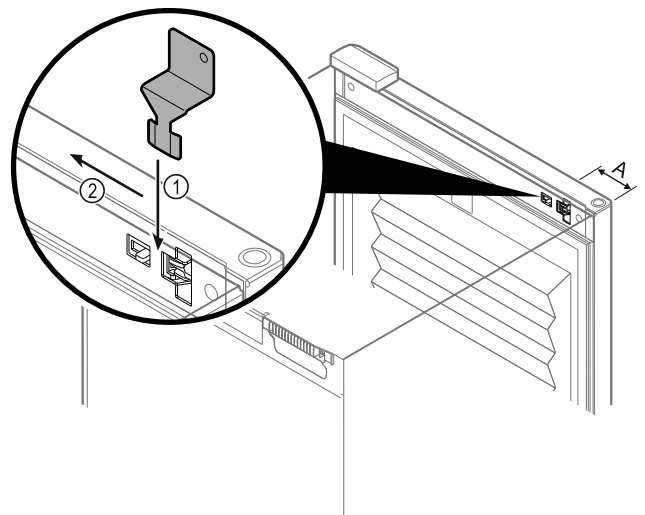


Fig. 138

- ▶ Laikykite avarinio atrakinimo raktą nurodytoje vietoje Fig. 138 (A) \approx 100mm.
- ▶ Įkiškite avarinio atrakinimo raktą tarp durų ir prietaiso korpuso iš viršaus iki galo Fig. 138 (1).
- ▶ Patraukite avarinio atrakinimo raktą lankstų pusės kryptimi Fig. 138 (2).
- ▷ Užraktas atrakintas. Duris galima atidaryti.

7.2 Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pultu galima užrakinti ir atrakinti durų užraktą nuotoliniu būdu.

Prieš naudojant jį reikia prijungti prie prietaiso. (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas)

Bateriją galima pakeisti.

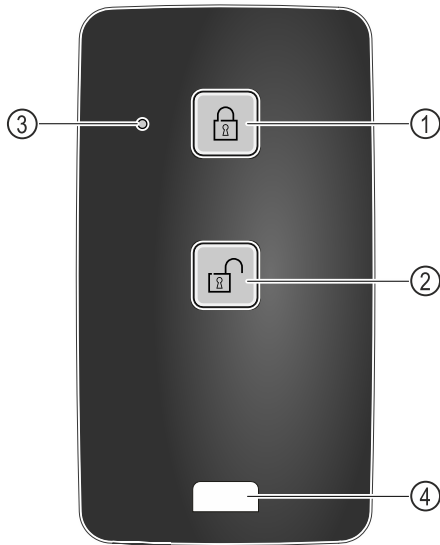


Fig. 139

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) Užrakto užrakinimas | (3) Būsenos šviesos diodas |
| (2) Užrakto atrakinimas | (4) Tvirtinimo aša |

7.2.1 Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

- ▶ Paspauskite mygtuką Fig. 139 (1) ant nuotolinio valdymo pulto.
- ▷ Užraktas išrakintas. Durų negalima atidaryti.
- ▶ Paspauskite mygtuką Fig. 139 (2) ant nuotolinio valdymo pulto.
- ▷ Užraktas atrakintas. Duris galima atidaryti.
- ▶ Paspaudus mygtuką, būsenos šviesos diodas Fig. 139 (3) duoda vaizdinį atsaką.
- ▶ Ašos Fig. 139 (4), skirtos tvirtinti nuotolinio valdymo pultą, pavyzdžiui, prie raktų ryšulio.

8 Techninis aptarnavimas

8.1 Prietaiso atitirpinimas



ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso atitirpdymas! Sužalojimai ir pažeidimai.

- ▶ Norėdami pagreitinoti atitirpdyimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ▶ Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garų įrenginių, atviros ugnies ar atitirpinimą spartinančių aerozolių.
- ▶ Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

Norint palaikyti prietaiso funkcionalumą, rekomenduojame prietaisą atitirpinti reguliariai arba susidarius dideliame kiekiui ledo. Apledėjimą viduje lemia pastatymo vieta (pvz., didelė oro drėgmė), prietaiso nustatymai ir netinkama naudotojo elgsena.

Atitirpinimas rankiniu būdu:

- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. 6.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas)
- ▶ Ištraukite iš kištukinio lizdo kištuką.
- ▶ Perdėkite vėsintą produktą.
- ▶ Atitirpinimo metu palikite prietaiso duris praviras.

- ▶ Po to šluoste iššluostykite likusį tirpsmo vandenį bei išvalykite nutekėjimo angą ir prietaisą.

8.2 Prietaiso valymas

8.2.1 Paruošiamieji darbai



ĮSPĖJIMAS

Trumpojo jungimo pavojus dėl elektros srovę tiekiančių dalių!

Elektros smūgis arba elektronikos pažeidimas.

- ▶ Išjunkite prietaisą.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- ▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.
- ▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 4.3 Prietaiso transportavimas)

8.2.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliąjį valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.



ĮSPĖJIMAS

Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

- ▶ Nenaudokite jokių valymo garų įrenginių!

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl trumpojo jungimo!

- ▶ Valydami prietaisą atkreipkite dėmesį į tai, kad į elektros komponentus nepatektų valymo vandens.

- ▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.
- ▶ Kasmet išvalykite kondensatoriaus spiralę. Jei kondensatoriaus spiralė nevaloma, dėl to stipriai sumažėja prietaiso efektyvumas.

8.2.3 Ventilatoriaus uždangalo valymas

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl trumpojo jungimo!

- ▶ Valydami prietaisą atkreipkite dėmesį į tai, kad į elektros komponentus nepatektų valymo vandens.

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliąjį valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

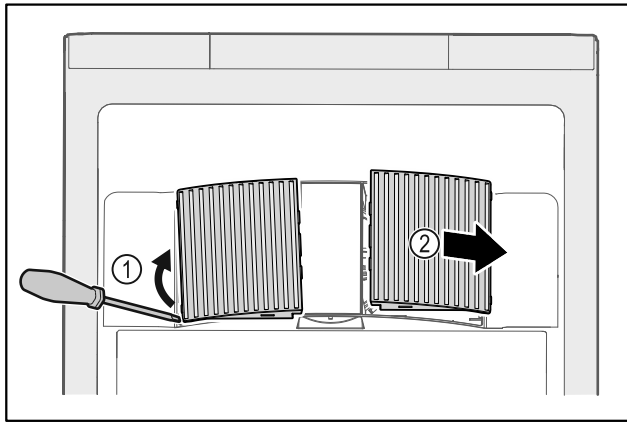


Fig. 140

- ▶ Ventilatoriaus uždangalus atsargiai nukelkite iš šono Fig. 140 (1) ir nuimkite į priekį Fig. 140 (2).
- ▶ Ventilatoriaus uždangalų ventiliacines angas praplaukite po tekančiu vandeniu. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone.
- ▶ Palikite ventilatoriaus uždangalus, kad visiškai išdžiūtų lauke.
- ▶ Ventilatoriaus uždangalus vėl įstatykite į prietaisą.

8.2.4 Vidaus valymas



ĮSPĖJIMAS

Trumpojo jungimo pavojus dėl elektros srovę tiekiančių dalių!

Elektros smūgis arba elektronikos pažeidimas.

- ▶ Išjunkite prietaisą.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.



ĮSPĖJIMAS

Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

- ▶ Nenaudokite jokių valymo garų įrenginių!

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Pastaba

- ▶ Tirpsmo vandens nuotakas (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga) : pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone (pavyzdžiui, vatos pagaliuku).

Pastaba

Nepažeiskite ir nenuimkite prietaiso viduje esančio duomenų skydelio. Duomenų skydelis svarbus klientų aptarnavimo tarnybai. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

- ▶ Atidarykite duris.
- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Prietaiso vidų ir įrangos detales valykite drungnu vandeniu, į kurį įpilkite šiek tiek indų ploviklio. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra smėlio arba rūgščių, bei cheminių tirpiklių.

8.2.5 Išvalius

- ▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.

- ▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite. Kai temperatūra pakankamai žema:
- ▶ Įjunkite vėsinaimą produktą.
- ▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.
- ▶ Šaldymo įrenginį su šilumokaičiu (metalinės groteles galinėje prietaiso pusėje) kartą per metus nuvalykite ir nusiurbkite nuo jų dulkes.

8.3 Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas

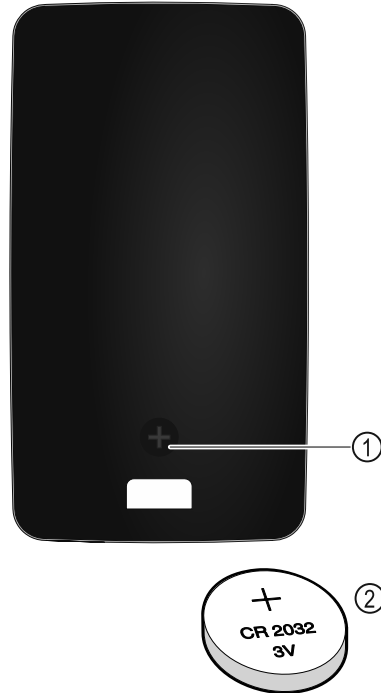


Fig. 141

Nuotolinio valdymo pultui elektros srovė tiekama iš CR 2032 tipo 3V baterijos Fig. 141 (2), kurią galima įsigyti specializuotos prekybos vietoje.

8.3.1 Baterijos keitimas

- ▶ Išsukite varžtą Fig. 141 (1) galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje.
- ▶ Nuimkite galinę pusę.
- ▶ Baterijų skyrelis atidarytas.
- ▶ Pakeiskite bateriją.
- ▶ Uždarykite baterijų skyrelį.
- ▶ Įsukite varžtą.

Pastaba

- ▶ Akumuliatorių bateriją reikia pristatyti į atskirą atliekų tvarkymo punktą bei tinkamai utilizuoti pagal vietoje galiojančias taisykles ir įstatymus. **Akumuliatorių baterijos jokių būdu nepažeiskite ir trumpai nesujunkite!**

9 Pagalba klientams

9.1 Techniniai duomenys

| Temperatūros sritis | |
|---------------------|----------------------|
| Vėsiniimas | nuo -2 °C iki +15 °C |

| Maksimali lentynėlės apkrova ^{A)} | | |
|--|--------|--------|
| Prietaiso plotis | 600 mm | 750 mm |
| Padėjimo grotelės | 45 kg | 60 kg |
| Stiklinė lentyna | 40 kg | 40 kg |
| Medinės grotelės | 45 kg | 60 kg |
| Stalčius | 50 kg | 50 kg |

A) Esant didesnei apkrovai, lentynėlės gali šiek tiek išlinkti.

| Maks. naudingoji talpa |
|---|
| Naudingąją talpą žr. duomenų skydelyje. (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga) |

| Apšvietimas | |
|---|------------------|
| Energinio efektyvumo klasė ^{A)} | Šviesos šaltinis |
| Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės F vienas arba keli šviesos šaltiniai | Šviesos diodas |

A) Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

9.2 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

9.2.1 Prietaiso funkcija

| Gedimas | Priežastis | Šalinimas |
|--|--|--|
| Prietaisas neveikia. | → Prietaisas neįjungtas. | ▶ Įjunkite prietaisą. |
| | → Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą. | ▶ Patikrinkite kištuką. |
| | → Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis. | ▶ Patikrinkite saugiklius. |
| | → Srovės tiekimo nutrūkimas | ▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Duris galima atidaryti avarinio atrakinimo raktu. (žr. 7.1 Saugos užraktas) |
| | → Prietaiso kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą. | ▶ Patikrinkite prietaiso kištuką. |
| Temperatūra nepakankamai žema. | → Blogai uždarytos prietaiso durys. | ▶ Uždarykite prietaiso duris. |
| | → Nepakankama ventilacija. | ▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite. |
| | → Per aukšta aplinkos temperatūra. | ▶ Atkreipkite dėmesį į tinkamas aplinkos sąlygas: (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis) |
| | → Prietaisas buvo atidaromas per dažnai arba per ilgai. | ▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| | → Neteisingai nustatyta temperatūra. | ▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų. |
| | → Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.). | ▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos. |
| Neveikia nuotolinio valdymo pultas. | → Išseikvota nuotolinio valdymo pulto baterija. | ▶ Pakeiskite bateriją. |
| | → Per silpnas radijo ryšys su prietaisu. | ▶ Sumažinkite atstumą iki prietaiso. |
| | → Neprijungtas nuotolinio valdymo pultas. | ▶ Prijunkite nuotolinio valdymo pultą iš naujo: (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas) |
| | → Sugedo nuotolinio valdymo pultas. | ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) |

9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys. Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

Eksplotavimo nutraukimas



ĮSPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.

- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 8 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

9.3.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- techninės priežiūros Nr. (servisas)
- serijos Nr. (S-Nr.)

▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane (žr. 6.2.17 Prietaiso informacija).

-arba-

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 9.4 Duomenų skydelis)
- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

9.4 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra prietaiso viduje. Žr. prietaiso apžvalgą.

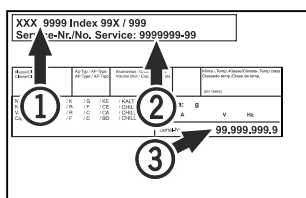


Fig. 142

- (1) Prietaiso pavadinimas
- (2) Techninės priežiūros Nr.
- (3) Serijos Nr.

10 Eksplotavimo nutraukimas

- ▶ Ištuštinkite prietaisą.
- ▶ Išjunkite prietaisą.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.
- ▶ Prireikus ištraukite prietaiso kištuką: ištraukite pajudindami iš kairės į dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 8.2 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

Pastaba

Prietaiso pažeidimas ir veikimo sutrikimas!

- ▶ Nutraukę eksploatavimą, laikykite prietaisą tik leidžiamoje patalpos temperatūroje nuo -10 °C iki +50 °C.

11 Utilizavimas

11.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui



„Liebherr“ kai kuriuose prietaisuose įdeda baterijas. ES įstatymų leidėjas dėl aplinkos apsaugos prižasčių galutinį naudotoją įpareigoja prieš utilizuojant senus prietaisus šias baterijas išimti. Jei Jūsų prietaise yra baterijos, ant prietaiso yra tam tikra nuoroda.

Lemputės Tuo atveju, jei lemputes galite išimti patys, jų nesugadindami, prieš utilizuodami jas taip išmontuokite.

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą.
- ▶ Prietaisas su baterijomis: išimkite baterijas. Aprašymą žr. skyriuje „Techninė priežiūra“.
- ▶ Jei įmanoma: išmontuokite lemputes, kad jų nesugadintumėte.

11.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jį reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinių atliekų.



Utilizuokite baterijas atskirai nuo seno prietaiso. Tam baterijas galite nemokamai grąžinti prekybos vietose bei perdirbimo ir žaliavų punktuose.

Lemputės

Išmontuotas lemputes utilizuokite per atitinkamas surinkimo sistemas.

Vokietijai:

Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m² prekybos vietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat nemokamai prekybos vietoje.



ĮSPĖJIMAS

Bėgantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite baterijas, lemputes ir prietaisą pagal pirmiau pateiktus duomenis.

12 Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie garantines sąlygas rasite pridėdamoje techninės priežiūros brošiūroje arba internete <https://home.liebherr.com>.



home.liebherr.com/fridge-manuals

LT Gėrimų šaldytuvas
ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Išleidimo data: 20240131

**Prekių kodų
rodyklė: 7085896-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland